



Photonique expérimentale

Fibres optiques et télécommunications

Introduction	1
1 Dispersion chromatique	3
2 Gyromètre à fibre optique	15
3 OTDR	27
4 Étude du bruit d'un amplificateur optique	39
5 Lidar fibré cohérent	55

Salle N1.6 - Bâtiment N, RDC.

lense.institutoptique.fr / Troisième année/ Photonique 3A|M2



© 2026 by LEnsE-IOPS

Cycle Ingénieur - 3^{ème} année - Palaiseau
Année universitaire 2026-2027

Introduction

Au cours de ce bloc de TP vous mettrez en oeuvre des dispositifs à fibre optique pour des applications de télécommunications optiques haut débit (Dispersion chromatique, Amplificateur, OTDR) ou pour des capteurs de précision (Lidar fibré, Gyromètre). Ces expériences ont été construites à partir de matériels industriels ou de laboratoires de recherche.

À l'issue du bloc, vous serez capables de :

- mesurer les performances d'une chaîne de transmission complète à 10 Gbits/s et sur 100 km environ, incluant la fibre et l'amplificateur optique en affichant le diagramme de l'œil de la transmission
- analyser et traiter le signal de rétrodiffusion obtenu par un dispositif OTDR sur des fibres de plusieurs dizaines de kilomètres
- définir et mettre en œuvre un protocole de vérification de la prépondérance du « bruit de photons » dans un signal de photodétection
- régler et utiliser un LIDAR, analyser ses performances
- mettre en œuvre un interféromètre de Sagnac pour mesurer des vitesses de rotation

F 1

La dispersion chromatique.

Version du 29 août 2026

Pour vous préparer en amont de la séance : répondre aux questions **P1** à **P5**.

Objectifs pédagogiques : A l'issue de cette séance, vous serez capables de :

- décrire et quantifier l'impact attendu de la dispersion chromatique dans les fibres optiques pour les applications de télécommunications,
- mettre en œuvre des méthodes de mesure de la dispersion chromatique pour une gamme de longueur d'onde autour de 1500 nm utilisant de l'instrumentation dédiée,
- mesurer les performances d'une chaîne de transmission complète à 10 Gbits/s et sur 100 km environ, incluant la fibre et l'amplificateur optique en affichant le diagramme de l'œil de la transmission.

Sommaire

1	Préparation de la séance de Travaux Pratiques	4
2	Fibre telecom	5
3	Fibre DCF	8
4	Transmission numérique sur fibre optique.	9

Introduction

La dispersion chromatique est, avec l'atténuation, le principal phénomène linéaire limitant la bande-passante d'une transmission sur fibre optique. Ce TP propose d'étudier :

- dans une première partie, la **dispersion chromatique** dans une fibre monomode "standard" autour de 1528 nm et dans toute la fenêtre [1500 nm; 1600 nm],
- dans une deuxième partie, la dispersion dans une fibre monomode "à compensation de dispersion" autour de 1528 nm et comment l'utiliser pour réduire la dispersion totale,
- dans une troisième partie, on verra comment la dispersion limite la bande-passante d'une transmission numérique sur fibre optique. Des notions comme le facteur de qualité ou le taux d'erreur binaire seront introduites à cette occasion.

1 Préparation de la séance de Travaux Pratiques

L'intérêt des fibres monomodes réside principalement dans l'absence de dispersion intermodale. Cependant, pour le mode guidé unique, il subsiste une *dispersion chromatique* liée au matériau et à la structure du guide.

Pour une impulsion (permettant de coder un niveau logique dans une transmission numérique), les composantes spectrales de l'impulsion se propagent à des vitesses de groupe légèrement différentes : ce phénomène est désigné sous le terme *dispersion de vitesse de groupe* (DVG) ou encore *dispersion intramodale* (ou simplement *dispersion*). Cette variation de la vitesse de groupe en fonction de la longueur d'onde se traduit par un **retard variable**, ΔT_g , des composantes spectrales de l'impulsion. Ce **retard de groupe** qui dépend de la longueur d'onde, augmente avec la longueur de la fibre et la différence de longueur d'onde :

$$\Delta T_g = D(\lambda) \cdot L_{\text{fibre}} \cdot \Delta \lambda$$

Le facteur $D(\lambda)$ s'exprime en ps/(nm.km) et vaut à 1500 nm environ 20 ps/(nm.km). Une courbe $D(\lambda)$ pour une fibre telecom standard est donnée en annexe.

Le phénomène a été décrit dans le cours "Optique guidée" de 2^{ème} année. On peut également en trouver une description dans le « Fiber-Optic Communication Systems » de Govind P. AGRAWAL.

Les sources laser utilisées en télécommunications optique sont parfaitement monochromatiques. Mais le signal transmis est une modulation à très haute fréquence augmente qui la largeur spectrale de l'onde optique transmise. Ce phénomène a été étudié dans le TP diode laser en 2^{ème} année.

P1 Recherchez sur internet quels sont les débits maximaux actuels des télécommunications optiques.

P2 On considère une porteuse optique à 1500 nm modulée à 12 Gbits/s. Quelle est la fréquence de la porteuse optique ? Quelles sont les valeurs de la fréquence d'horloge et de sa période en picosecondes ? Calculer l'élargissement spectral provoqué par cette modulation de la porteuse optique d'abord en GHz, puis en nanomètres. En déduire l'élargissement temporel correspondant pour une fibre standard de dispersion 20 ps/(nm.km) au bout de 50 km de propagation. Cet élargissement est-il gênant ?

P3 Recherchez la définition du TEB : Taux d'erreur Binaire.

P4 Quelle est la différence entre des connecteurs de fibres de type PC ou de type APC ?

P5 Recherchez le principe de fonctionnement d'un lambdamètre.

2 Fibre telecom

2.1 Mesure du retard d'une porteuse optique modulée en fonction de sa longueur d'onde

Principe

Le principe consiste à utiliser une source optique accordable dont on module sinusoidalement la puissance. En pratique, il s'agit d'une diode laser à cavité externe, TUNICS OM, dont on module le courant. Vous pouvez voir un exemplaire ouvert dans la salle de TP.

On relève, en fonction de la longueur d'onde, la variation du retard de groupe de la modulation sinusoidale optique qui s'est propagée dans la fibre (cf. figure 1.1).

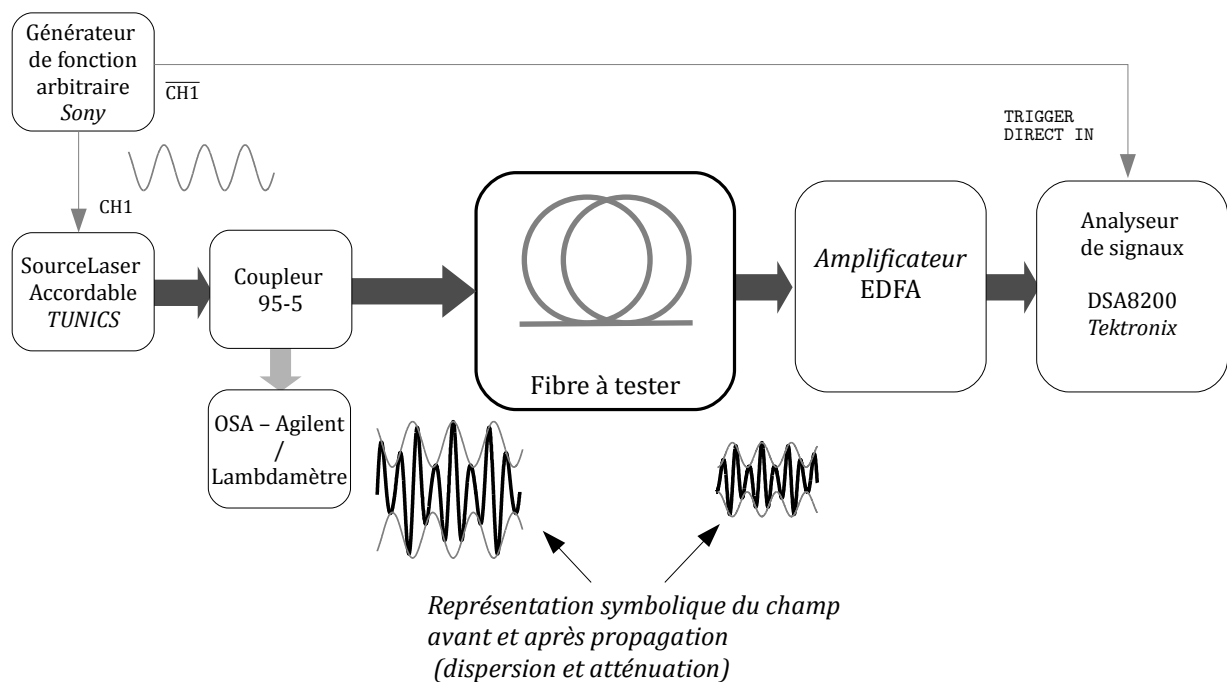


FIGURE 1.1 – Principe de la mesure

Mise en œuvre

↪ Allumer le générateur de forme d'onde arbitraire (*Arbitrary Wave Generator Sony/Tektronix AWG610*) et l'analyseur de signaux de communications (*Digital Serial Analyzer Tektronix DSA8200*).

Le DSA8200 est oscilloscope rapide de très grande valeur. Une donation Tektronix permet de faire cette expérimentation en Travaux Pratiques.

Précautions Impératives

Le port du bracelet antistatique indispensable pour toute manipulation !
Le respect scrupuleux des tensions maximales des voies d'entrée et des Triggers.

Vous utiliserez uniquement la tête optique, CH3, au cours du TP. Une tête optique (*Optical Sampling Module*) a une entrée fibrée placée devant une photodiode extrêmement rapide équipée d'un amplificateur transimpédance de très grande bande passante. Les entrées fibrées sont équipées de connecteurs d'usure, entrée APC, qui ne doivent **jamais** être démontés. Les fibres optiques sont à manipuler avec délicatesse. Les connecteurs doivent toujours être protégés par un capuchon.

Mise en marche de la source Laser accordable

- ↪ Connectez la sortie de la source (TUNICS - fibre FC-APC) vers le coupleur (95% - 5%)
- ↪ Connectez la sortie 5% du coupleur vers le Lambdamètre.
- ↪ Vérifiez que la diode laser est bien accordable en modifiant la longueur de la cavité externe.
- ↪ Mesurez sa puissance.
- ↪ Mesurez sa longueur d'onde au Lambdamètre.

Mise en marche du générateur de fonctions arbitraires AWG610

- ↪ Vous avez juste à trouver le bouton `Power`. Le générateur fournira sur CH1 et $\overline{\text{CH1}}$ une tension sinusoïdale d'amplitude 1.4 V et de fréquence 500 MHz
- ↪ Pour obtenir ce signal appuyez sur `RUN` et sur les boutons CH1 et $\overline{\text{CH1}}$

Modulation de la porteuse optique

- ↪ Mettre en marche l'oscilloscope DSA 8200.

Attention : Port du bracelet antistatique obligatoire !

- ↪ Connecter la sortie 95% du coupleur et la tête optique CH3 du DSA 8200.
- ↪ Le DSA 8200 ne peut fonctionner sans signal sur le Trigger. Relier la sortie CH1 du générateur AWG610 à l'entrée de modulation de la diode laser accordable Tunic) et $\overline{\text{CH1}}$ vers TRIGGER DIRECT IN du DSA 8200.

Vérifiez toujours la tension maximale acceptée par cette entrée Trigger.

Q1 Visualisez et vérifiez la forme du signal obtenu à l'oscilloscope. Mesurez sa fréquence.

Mesure de la modulation sinusoïdale optique après 50 km de fibre telecom

↪ Connectez la sortie 95% du coupleur à la fibre de 50 km.

↪ Puis, connectez la sortie de la fibre de 50 km à l'entrée de l'amplificateur à fibre commercial.

↪ Enfin, connectez la sortie de l'amplificateur à fibre à la tête optique du DSA 8200.

↪ Observez le signal obtenu sur le DSA 8200.

Q2 Expliquez clairement pourquoi le signal se déphase lorsqu'on modifie la longueur d'onde de la source laser accordable TUNICS-OM.

Q3 Quel est le signe de ce déphasage lorsqu'on augmente la longueur d'onde ? Quel est le signe de la dispersion chromatique $D(\lambda)$?

Mesures et commentaires

On rappelle que le retard de groupe, correspondant au retard variable des différentes composantes spectrales d'une impulsion, est donné par :

$$\Delta T_g = D(\lambda) \cdot L_{\text{fibre}} \cdot \Delta \lambda$$

Q4 Proposez et expliquez très clairement la méthode de mesure de la dispersion (exprimée en ps/(nm.km)) en fonction de la longueur d'onde que vous allez mettre en œuvre.

Remarque Pour certaines zones de longueurs d'onde, la mesure est parfois délicate à cause de sauts de mode de la diode TUNICS utilisée. Pour éviter ce problème, on se limitera à la plage 1530 – 1580 nm.

↪ Effectuez les mesures qui permettent de tracer la courbe de dispersion en fonction de la longueur d'onde sur la plage 1530 nm à 1580 nm (on pourra prendre un point tous les 5 ou 10 nm). Tracez la courbe obtenue.

Q5 Comparez vos résultats aux valeurs données par la figure 1.2.

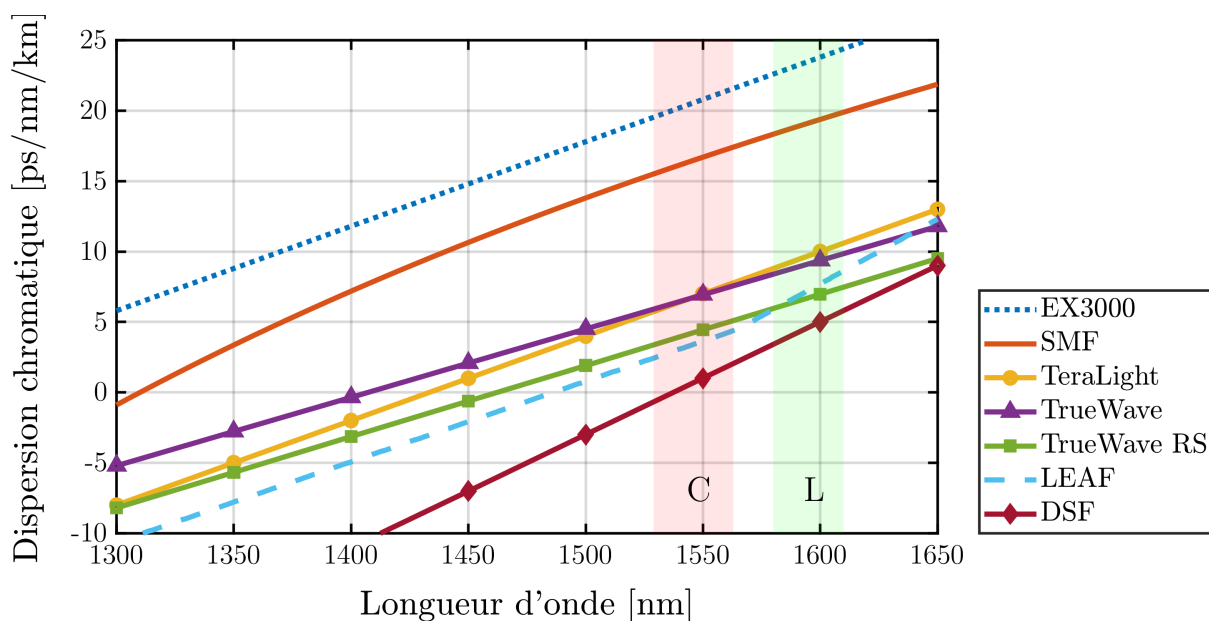


FIGURE 1.2 – Dispersion chromatique de plusieurs types de fibres

2.2 Mesure de l'atténuation linéique

↪ Effectuez à l'aide du puissance-mètre la mesure de l'atténuation linéique dans la fibre.

Q6 Comparez aux spécifications et mesures typiques de ce type de fibre données dans les annexes. Expliquez pourquoi vous avez sans doute trouvé une valeur excessive.

↪ Mesurez le gain de l'amplificateur à fibre à l'aide du puissance-mètre.

Q7 Quel est son rôle ?

3 Fibre DCF

Une fibre à compensation de dispersion (DCF, *Dispersion Compensation Fiber*) est une fibre spéciale de forte dispersion négative dans la fenêtre [1500 nm; 1600 nm]. Elle permettra de compenser la dispersion accumulée sur les tronçons de fibres standards.

Caractéristiques de la bobine :

- longueur : $L_{DCF} = 9,5 \text{ km} \pm 0,1 \text{ km}$
- 0,5 dB/km d'atténuation
- valeurs de dispersion totale de cette fibre, DCF :

$$L_{DCF} \cdot D(1550) = -831,2 \text{ ps/nm} \text{ et } L_{DCF} \cdot D(1590) = -945,0 \text{ ps/nm}$$

(données fabricant pour la totalité de la bobine, il faut donc diviser par un facteur environ 9,5 pour ramener à une valeur en ps/(nm.km)).

↪ Remplacez la fibre standard précédente par cette fibre à dispersion négative.

Q8 Vérifiez le signe du retard de groupe en fonction de la variation de longueur d'onde.

↪ Effectuez les mesures qui permettent de tracer la courbe de dispersion en fonction de la longueur d'onde pour cette fibre DCF sur la plage 1530 nm à 1580 nm (on pourra prendre un point tous les 5 ou 10 nm). Tracez la courbe.

↪ Mesurez l'atténuation linéique de la fibre DCF.

Q9 Comparez avec les données constructeur. Montrez que cette fibre pourra compenser une fibre standard de 50 km.

↪ Mettez en œuvre une manip simple pour le vérifier.

4 Transmission numérique sur fibre optique.

Il s'agit ici de simuler la transmission d'un signal numérique sur un tronçon de fibre monomode, compensé ou non compensé en dispersion. Le signal numérique « représentatif » est une séquence binaire pseudo-aléatoire, suite aléatoire de niveaux logiques « 0 » et « 1 ». Le facteur de qualité est déterminé à partir du diagramme de l'œil du signal après transmission. Les données numériques seront fournies par un générateur de séquences binaires pseudo-aléatoires (*Pulse Pattern Generator Anritsu MP1763B*) qui peut générer des séquences avec une fréquence pouvant aller jusqu'à 12 Gbit/s. Le Taux d'Erreur Binaire (TEB) avec et sans compensation sera estimé à partir du facteur de qualité Q . Nous montrerons ainsi la limitation introduite par la dispersion chromatique sur les performances de la transmission sur fibre au-delà de 10 Gbit/s.

4.1 Diagramme de l'œil et facteur de qualité

Une fois le signal transmis, il faut pouvoir l'interpréter en terme de niveaux logiques « 0 » et « 1 ». Le signal est à ce stade un signal analogique variant autour d'un niveau bas et d'un niveau haut. L'association d'une valeur basse à un « 0 » est faite par échantillonnage du signal transmis et comparaison de la valeur échantillonnée à une valeur seuil (« seuil de décision »). Si la tension est inférieure à la tension seuil, le bit transmis est interprété comme un « 0 ». Sinon, il est interprété comme un « 1 ». Or le signal délivré par le photorécepteur est entaché de bruit dû à tous les éléments de la chaîne opto-électronique (source, modulation, canal de propagation, détecteur, amplificateur). Les valeurs basses et hautes prennent une succession de valeurs aléatoires respectivement centrées autour des niveaux moyens I_0 et I_1 et d'écart type, respectivement, σ_0 et σ_1 .

Le facteur de qualité Q de la liaison est défini par l'expression :

$$Q = \frac{I_1 - I_0}{\sigma_1 + \sigma_0}$$

Exemple de diagramme de l'œil du signal après transmission :

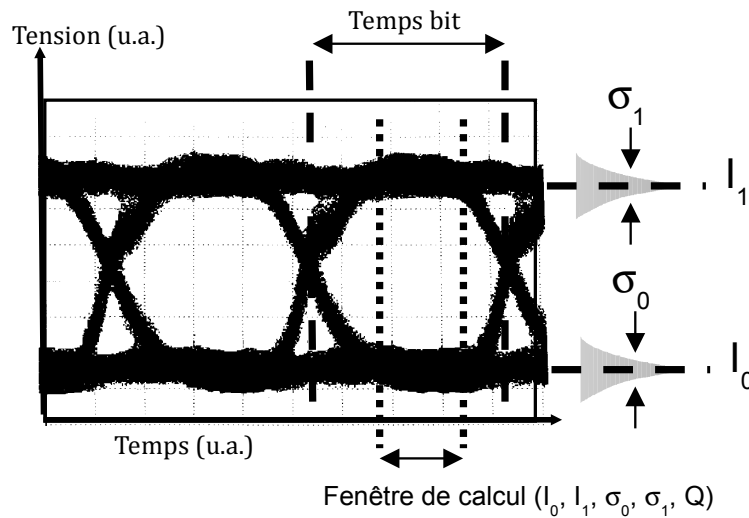


FIGURE 1.3 – Exemple de diagramme de l'œil

Notez bien que le facteur de qualité dépend des niveaux moyens. Il diminue donc d'autant plus que le signal transmis est atténué. Il est mesuré par le DSA 8200 sur le diagramme de l'œil.

La visualisation du diagramme de l'œil associé à une transmission numérique sur fibre permet une mesure de la qualité de la liaison et permet une estimation de son taux d'erreur binaire (TEB). Le TEB est le critère final de mesure de la performance de la liaison.

On montre qu'il est possible d'estimer le Taux d'Erreur Binaire (TEB) à partir de Q pour une statistique Gaussienne des bruits :

$$\text{TEB} = \frac{1}{2} \left(1 - \operatorname{erf} \left(\frac{Q}{\sqrt{2}} \right) \right) \quad \text{avec} \quad 1 - \operatorname{erf}(z) \approx \frac{e^{-z^2}}{z\sqrt{\pi}}$$

L'analyseur de signaux de communication DSA 8200 permet l'affichage de l'histogramme et la mesure du facteur de qualité.

Le diagramme de l'œil est obtenu lors de la visualisation de séquences aléatoires de données binaires par un analyseur de signaux qui fonctionne en régime *RIS* (« Random Interleaved Samples », littéralement « échantillons entrelacés aléatoirement » ou *échantillonnage à temps équivalents*). C'est le cas de l'oscilloscope rapide DSA 8200.

Explication du diagramme de l'œil. Dans la fenêtre temporelle d'acquisition-visualisation, le déclenchement se fait sur chaque front, par exemple montant, de l'horloge. Toutes les combinaisons de bits possibles se trouvent présentes dans la séquence aléatoire (0-0-0, 0-0-1, etc.) : le diagramme de l'œil est donc constitué de la superposition de toutes ces combinaisons (voir figure 1.4 ci-dessous).

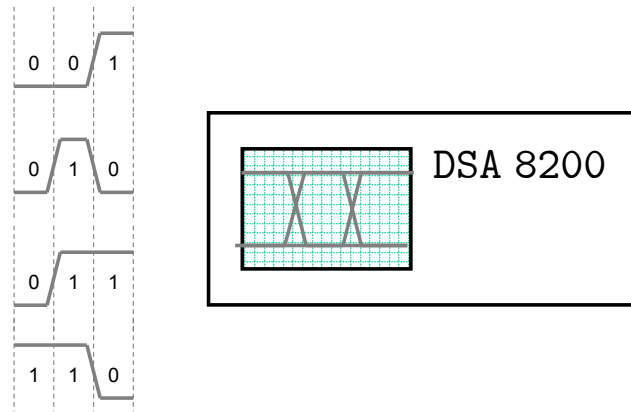


FIGURE 1.4 – Visualisation de 0 et de 1 successifs pendant un intervalle de temps Δt (2 'temps bit' typ.)

4.2 Dispositif expérimental

Dans cette partie, la source accordable est remplacée par une diode laser à longueur d'onde fixe (1528 nm) et un **modulateur externe** (de type électro-absorbant) de bande passante supérieure à 10 Gbit/s. Ces deux éléments sont montés dans un même boîtier métallique nommé : « Emetteur Laser ».

→ Comme expliqué plus loin, sur ce boîtier se trouve une **DEL rouge** qui doit, par sécurité, être toujours **allumée**.

Modulateur externe

Le modulateur à électro-absorbant présente une absorption (donc une transmission) variable en fonction de la tension appliquée. Il nécessite d'être alimenté entre 0 V et 2 V comme le montre la caractéristique de la figure 1.5.

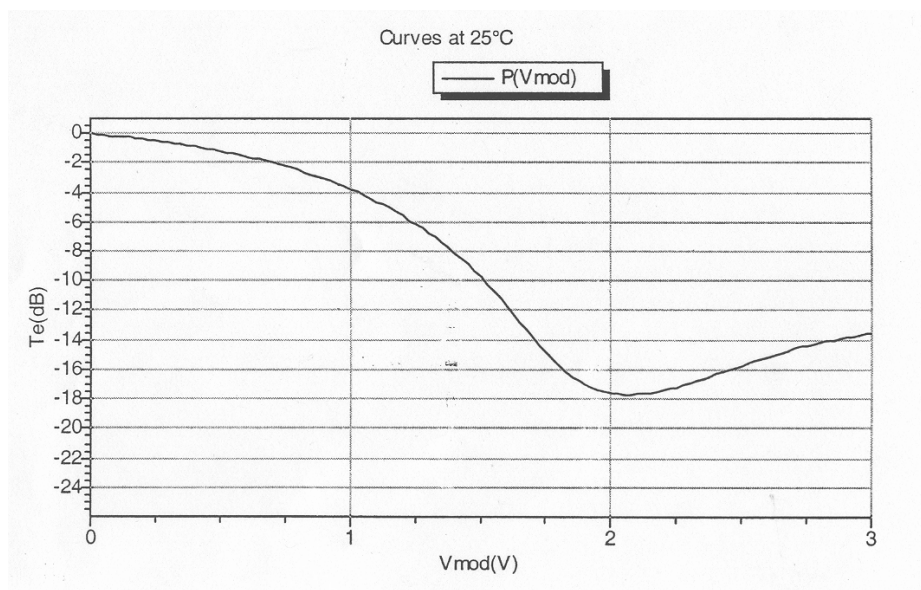


FIGURE 1.5 – Courbe de la transmission du modulateur en fonction de la tension appliquée

Ce modulateur est très **fragile**. Une tension positive de quelques dizaines de mV le détruirait. Une tension continue réalisée à partir d'une alimentation 12 V permet de le polariser autour du point de fonctionnement optimal au « milieu » de la caractéristique (d'où la **LED rouge** du boîtier « Emetteur Laser » qui doit être allumée avant utilisation).

Précaution Impérative

**Avant d'utiliser le modulateur, vérifiez toujours que la LED rouge du boîtier
« Emetteur Laser » est allumée!!!**

Générateur de séquences pseudo-aléatoires

Pour aller au delà de 2,5 Gb/s, la modulation électrique sera délivrée par un générateur de séquences binaires pseudo-aléatoires (*Pulse Pattern Generator Anritsu MP1763B*).

Ce modulateur va délivrer une séquence binaire *pseudo*-aléatoire de longueur 128 bits. Cette séquence de bits aléatoire (ou *pattern*) est disponible sur la sortie DATA et elle est rejouée sans discontinuer.

→ Le seul paramètre à régler sur cet appareil sera la fréquence « bits » entre 500 MHz et 12 GHz.

Synchronisation de l'analyseur de signaux DSA 8200

Deux signaux délivrés par le générateur de bits aléatoires peuvent être utilisés pour synchroniser l'oscilloscope rapide (DSA8200) :

Soit le signal PATTERN SYNCH pour synchroniser sur la séquence de bits aléatoires. Il sera branché sur l'entrée TRIGGER DIRECT INPUT (fréquence toujours inférieure à 3 GHz).

→ Ce fonctionnement permettra de visualiser le signal transmis modulé (par la séquence de bits aléatoires)

Soit le signal CLOCK pour synchroniser sur l'horloge (fréquence « bits »).

→ Ce fonctionnement permettra d'obtenir le diagramme de l'oeil et de mesurer le facteur de qualité sur le signal transmis modulé.

Attention Pour des fréquences inférieure à 3 GHz, ce signal sera envoyé sur l'entrée TRIGGER DIRECT INPUT. Pour des fréquences supérieures à 3 GHz, ce signal sera envoyé sur l'entrée TRIGGER PRESCALE INPUT. Il faut indiquer à l'oscilloscope DSA8200 dans le menu Trigger, selon le cas : External Direct ou External Prescaler.

Par sécurité

**Port du bracelet antistatique obligatoire pour les branchements sur le DSA 8200 !
Vérifiez à chaque fois les tensions appliquées.**

4.3 Test en configuration « back-to-back »

Dans le jargon des télécoms optiques, *Back-to-Back* signifie le test d'une liaison reliant directement l'émetteur au récepteur.

↪ Allumez la diode laser. Après avoir encore vérifié toujours en premier lieu que la **LED rouge** du boîtier « Emetteur Laser » est **allumée**, branchez la modulation électrique (sortie DATA) au l'entrée du modulateur.

↪ Connectez directement la sortie du boîtier « Emetteur Laser » et la tête optique du **DSA 8200** et vous êtes en configuration « Back-to-Back ».

En synchronisant sur le signal **PATTERN SYNCH**

↪ Réglez et appliquez la modulation à une fréquence « bits » à 10 GHz. Visualiser le signal modulé et identifiez la séquence de bits aléatoires. Vérifiez la fréquence et mesurez la puissance correspondant aux deux niveaux.

En synchronisant sur le signal **CLOCK SYNCH** :

↪ Visualisez le diagramme de l'œil.

↪ Mesurez le facteur Q de la liaison optique pour des débits entre 5 et 12 Gbit/s.

Q10 Estimez les TEB correspondants.

MODE D'EMPLOI DU DSA 8200

Mesure du facteur de qualité Menu : SETUP

Measurement source : sélectionner le canal utilisé (CH3)

Cocher *Use Wfm Database*, puis le type de signal (ici NRZ)

Sélectionner la mesure *Q Factor*

Cocher *annotation* et *use Waveform*

Clear pour recommencer une nouvelle mesure.

La mesure est effectuée sur la statistique des niveaux haut et bas, dans une largeur de fenêtre temporelle choisie automatiquement par l'oscillo et affichée en cochant *Annotation* en bas de l'onglet *Meas*.

Save Vous pouvez enregistrer les signaux pour les comparer dans les mémoires R1, etc. . .

4.4 Transmission sur un tronçon complet de 60 km

↪ Introduire entre l'émetteur et le récepteur, la liaison fibrée complète déterminée dans la première partie, une fibre de 50 km suivie de la fibre DCF, ainsi qu'un amplificateur optique.

↪ Mesurez les puissances des niveaux haut et bas. Mesurez le facteur Q de la liaison compensée (Fibre Standard + DCF + Ampli) si possible pour les débits précédents.

Q11 Estimez les Taux d'Erreur Binaire (TEB) correspondants.

4.5 Transmission en l'absence de fibre à compensation d'indice

↪ Enlever la fibre DCF et connectez directement la SMF à l'amplificateur optique.

↪ Afin de comparer les performances de cette liaison non compensée avec la liaison compensée précédente, il faut introduire intentionnellement des pertes de connection entre la SMF et l'amplificateur optique, qui correspondent aux pertes de la fibre DCF (on pourra jouer sur le connecteur de fibre pour cela).

↪ Mesurez les facteurs Q de la liaison non compensée et comparez avec les performances de la liaison compensée.

Q12 Estimez les Taux d'Erreur Binaire (TEB) correspondants.

↪ Visualisez et comparez une même séquence (selon le mode de déclenchement par la sortie `PATTERN SYNC` du générateur) pour les deux liaisons à 12Gbits/s précédentes.

Q13 Expliquez le lien entre la dispersion mesurée dans les fibres et les valeurs des facteurs de qualité mesurés.

↪ Pour la liaison non compensée, mesurez l'ordre de grandeur du temps de montée.

↪ Comparez la valeur obtenue au résultat de la question **P2**.

F 2

Gyromètre à fibre optique

« *Eppur se muove* »
Galileo Galilei, le 22 juin 1633

Version du 29 août 2026

Pour vous préparer en amont de la séance : répondre aux questions **P1** et **P2**

Objectifs pédagogiques : A l'issue de cette séance, vous serez capables de :

- décrire le principe d'un gyromètre à fibre optique,
- mettre en œuvre un interféromètre de Sagnac pour mesurer des vitesses de rotation,
- motiver et décrire l'apport de l'utilisation de techniques de décalage de phase pour ces mesures,
- motiver et utiliser un dispositif de détection synchrone pour augmenter la sensibilité du montage.

Sommaire

1	Préparation de la séance de TP	16
2	Principe du gyromètre à fibre optique	16
3	Description du matériel du TP	19
4	Étude expérimentale du gyromètre industriel	20
5	Mesure de la rotation de la terre ?	24

Introduction

La détermination fiable et précise du positionnement géographique des bateaux et des avions est un élément clef des transports et déplacements, tant civiles que militaires. Les dispositifs de positionnement par satellites, comme le GPS américain ou le futur GALILEO européen, apportent une solution intéressante mais ne répondant pas à tous les critères souhaitables de disponibilité et de fiabilité¹ Le GPS peut par ailleurs être très facilement brouillé et sa disponibilité effective est tributaire d'enjeux stratégiques ou commerciaux ; en particulier, ce moyen de positionnement ne peut être utilisé par les sous-marins en plongée. Une solution de positionnement embarquée et autonome s'avère donc nécessaire. Celle-ci

1. Au moins 3 satellites doivent être simultanément visibles pour obtenir sa position complète et plusieurs minutes sont nécessaires pour obtenir un premier point à la mise en route du système ou après une perte de synchronisation.

peut être fournie par les centrales de navigation par inertie basées sur l'association d'accéléromètres et de gyromètres.

Différents modèles de gyroscopes ou gyromètres² mécaniques, optiques et même à ondes atomiques, existent, de performances et de coûts très divers, allant du capteur pour stabilisateur de caméscope (gyromètre mécanique basé sur la mesure de la force de Coriolis qui s'exerce sur une lame vibrante) aux modèles de haute sensibilité et haute dynamique capable de suivre l'orientation d'un sous-marin stratégique en plongée pendant plusieurs mois d'affilée voire de tester la relativité générale... Les gyromètres optiques, qui existent principalement sous deux formes, les gyro-lasers et les gyromètres à fibre, sont souvent plus sensibles que les gyroscopes mécaniques de haute qualité (gyroscopie à disque tournant), mais présentent des dérives plus importantes qui nuisent à leur justesse sur le long terme. Ils servent principalement dans les systèmes de navigation pour les appareils effectuant des trajets de quelques heures, comme les avions de ligne, les drones ou les missiles.

Référence Pour une présentation de l'effet Sagnac et de ces applications, signalons la conférence très pédagogique par Hervé Lefèvre, intitulée *De l'effet Sagnac au gyromètre à fibre optique* qui est accessible en vidéo sur le [site de l'ENS Lyon](#).

1 Préparation de la séance de TP

Les gyromètres à fibres sont une formidable application de l'optique : interférométrie, fibres, optique intégrée.

L'utilisation de l'effet Sagnac dans un interféromètre a été rendu commercialement intéressant par la capacité technique de contrôler facilement la phase des ondes lumineuses mises en jeu et de détecter des signaux très bruités de façon fiable.

P1 Quels sont les dispositifs qui permettent de retarder (déphaser) une onde. Rappelez leur principe en quelques mots. Le retard (déphasage) apporté dépend-il du sens de propagation ?

P2 Rappelez le principe et l'intérêt des dispositifs de détection synchrone (*lock-in amplifier*).

2 Principe du gyromètre à fibre optique

2.1 L'effet Sagnac

L'effet Sagnac est la dépendance de l'état d'interférence en sortie d'un interféromètre à la rotation (et éventuellement à l'accélération) de celui-ci. Cet effet a été mis en évidence expérimentalement par G. Sagnac en 1913 à l'aide d'un interféromètre de Sagnac pentagonal placé sur une table tournant rapidement. La première mise en évidence de la rotation

2. La langue française distingue les *gyromètres*, qui donnent un signal de sortie dépendant de la *vitesse de rotation*, des *gyroscopes* qui donnent un signal de sortie dépendant de la *position angulaire*. Cette distinction n'existe pas en anglais où seul le mot 'gyroscope' existe.

de la terre par effet Sagnac a été réalisé par Michelson, Gale et Pearson en 1925 à l'aide d'un interféromètre gigantesque de $0,21 \text{ km}^2$ de surface. Les premiers véritables gyromètres optiques sont apparus peu après l'invention du laser (1963 pour le premier gyro-laser) et la fabrication industrielle de fibre optique (1976 pour le premier gyromètre à fibre optique).

L'effet Sagnac apparaît dans un interféromètre à deux ondes où les deux ondes parcourent le même trajet fermé en sens contraire, voir figure 2.1 Si l'interféromètre est immobile, les deux ondes, injectées au point A, parcourent exactement le même chemin optique et se recombinent en phase lorsqu'elles sont extraites au point A après avoir parcouru un tour, chacune dans leur sens. L'interféromètre est, dans un tel cas, dit *parfaitement réciproque*, puisque les deux chemins sont totalement équivalents. L'état d'interférence en sortie est alors constructif.

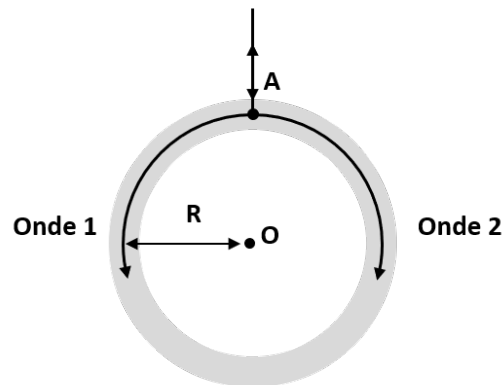


FIGURE 2.1 – Interféromètre de Sagnac

Si l'interféromètre est en rotation autour de son centre à la vitesse Ω , un déphasage va apparaître entre les deux ondes lorsqu'elles seront revenues au point A après un tour : c'est l'effet Sagnac ! Ce déphasage 'Sagnac' peut être calculé simplement à partir du raisonnement suivant, voir figure 2.2.

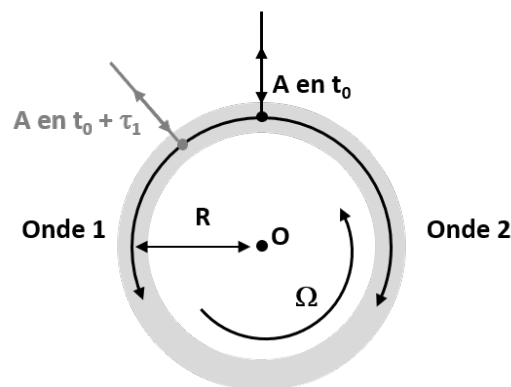


FIGURE 2.2 – Calcul simple du déphasage dû à l'effet Sagnac

On observe l'interféromètre depuis un référentiel galiléen et on suppose que les ondes 1 et 2 se propagent toutes les deux dans le vide à la vitesse c . À l'instant t_0 l'onde 1 est injectée en A. Lorsqu'elle a parcouru la distance $P = 2\pi R$ en $\delta t = P/c$, le point A s'est déplacé par suite de la rotation de l'interféromètre et il faut donc à l'onde 1 un temps supplémentaire pour atteindre le point d'extraction A. Inversement, l'onde 2, injectée en A au même instant t_0 arrivera au point d'extraction après avoir parcouru une distance plus courte que P . Par conséquent, l'onde 2 sera en avance de phase sur l'onde 1. Plus précisément, on peut écrire :

— Pour l'onde 1 :

$$c\tau_1 = 2\pi R + \Omega R\tau_1 \quad \text{soit} \quad \tau_1 = \frac{2\pi R}{c - \Omega R}$$

— Pour l'onde 2 :

$$c\tau_2 = 2\pi R - \Omega R\tau_2 \quad \text{soit} \quad \tau_2 = \frac{2\pi R}{c + \Omega R}$$

Par conséquent, le retard entre les deux ondes s'écrit :

$$\Delta\tau_{\text{Sagnac}} = \tau_1 - \tau_2 = \frac{4\pi R^2\Omega}{c^2 - R^2\Omega^2}$$

$$\Delta\tau_{\text{Sagnac}} \approx \frac{4\pi R^2\Omega}{c^2} \quad \text{car } |R\Omega| \ll c \quad (2.1)$$

En introduisant l'aire $A = \pi R^2$ de l'interféromètre et la fréquence ν ou la longueur d'onde dans le vide $\lambda = c/\nu$ des ondes, on peut alors donner l'expression du déphasage Sagnac :

$$\Delta\varphi_{\text{Sagnac}} = 2\pi\nu\Delta\tau_{\text{Sagnac}} \approx \frac{8\pi\nu A}{c^2}\Omega = \frac{8\pi A}{\lambda c}\Omega = K_0 \cdot \Omega \quad (2.2)$$

en négligeant $\left(\frac{R\Omega}{c}\right)^2$ devant 1.

($\Delta\varphi_{\text{Sagnac}}$ en rad, A en m^2 , ν en Hz, λ en m, c en m/s, et Ω en rad/s.)

Q1 Le coefficient K_0 est un facteur d'échelle, il quantifie la sensibilité de l'interféromètre, quelle est son unité ? Vérifiez l'homogénéité des formules (2.2).

Remarque Cette méthode de calcul donne le bon résultat. Le passage *correct* à une vitesse de propagation V différente de c pour prendre en compte une vitesse de propagation c/n dans une fibre est délicat et subtil. Le résultat correct donne la **même** formule (2.1) que précédemment, avec c^2 au dénominateur (et non c^2/n^2 !). À fréquence ν donnée, le déphasage Sagnac **ne dépend pas** de la vitesse des ondes se propageant dans l'interféromètre ! L'effet Sagnac est en fait un effet purement relativiste.

Pour un interféromètre de forme non circulaire, on peut montrer que c'est également son aire (ou, plus précisément, l'aire orientée de la projection du trajet de la lumière sur un plan perpendiculaire à son vecteur de rotation instantané $\vec{\Omega}$ qui intervient dans la formule du déphasage Sagnac. Dans le cas d'un trajet de la lumière faisant plusieurs tours, comme pour une bobine de fibre optique par exemple, l'aire à prendre en compte est l'aire cumulée. Le flux lumineux F en sortie de l'interféromètre, qui traduit l'état d'interférence entre les ondes 1 et 2 au point d'extraction/recombinaison, sera donc proportionnel à :

$$F \propto 1 + m \times \cos(\Delta\varphi_{\text{Sagnac}})$$

Notez bien que l'état d'interférence en sortie de l'interféromètre est stationnaire pour une vitesse de rotation constante, et qu'il n'évolue ('défilement de franges') que si Ω varie.

2.2 Utilisation de l'effet Sagnac

Pour obtenir des gyromètres optiques simultanément sensibles et compacts, la formule (2.1) montre que le concepteur ne peut jouer que sur les paramètres λ et A . Donc seul l'accroissement de l'aire de l'interféromètre peut réellement permettre d'augmenter la sensibilité. Deux solutions techniques permettent d'accroître l'aire sans augmenter la dimension de l'interféromètre : le *gyro-laser* et le *gyromètre à fibre optique*.

Le **gyro-laser** est basé sur une cavité laser en anneau dans laquelle deux modes contra-propagatifs lasent simultanément. Le gain sur l'aire A est obtenu par le très grand facteur de qualité de la cavité (des valeurs de ~ 5000 sont classiques) qui augmente sensiblement le nombre de tours effectifs parcourus par les deux ondes sujettes au déphasage Sagnac.

Le **gyromètre à fibre optique** met à profit la disponibilité de fibres optiques fines pouvant être enroulées par milliers de tours sur des bobines de petite taille. Cette fibre doit impérativement être monomode à la longueur d'onde d'utilisation et à maintien de polarisation.

3 Description du matériel du TP

Les photographies suivantes présentent le gyromètre à fibre industriel (*SAGEM*) :

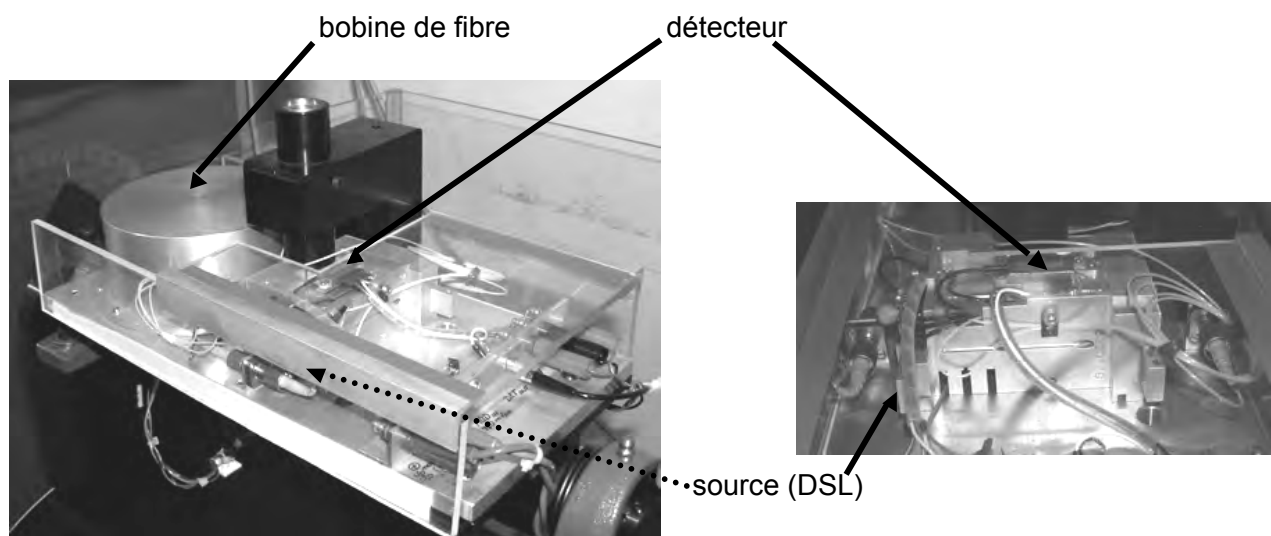


FIGURE 2.3 – Dispositif expérimental de TP

On remarque le cylindre ($\varnothing$ extérieur $\sim 12\text{ cm}$) protégeant la bobine de fibre optique contenant **environ 2 km de fibre monomode à 850 nm**. La source est une diode super-luminescente (DSL) à spectre large centré sur 850 nm.

Une **diode super-luminescente** est une diode laser utilisée au voisinage du seuil laser, donc largement multimode. L'intérêt d'une telle source, par rapport à une diode laser, est sa très faible longueur de cohérence ce qui évite des interférences parasites et instables liées aux réflexions du faisceau au niveau des connecteurs (les interférences utiles sont, elles, obligatoirement à différences de marche quasi-nulles par suite de la réciprocité de l'interféromètre).

Le détecteur est une photodiode PIN Silicium amplifiée.

Les alimentations électriques nécessaires au fonctionnement de l'ensemble sont fixées sur le plateau tournant et sont, elles-mêmes, alimentées par le secteur via un système de charbons frottant sur des anneaux de cuivre situés sur l'axe de rotation du plateau. Seul l'interrupteur `LASER DISABLE | LASER ENABLE` et l'interrupteur `ON | OFF` du module d'alimentation de la DSL sont à manipuler pendant le TP.

Aucun autre interrupteur ou potentiomètre ne doit être modifié (sous peine d'une éventuelle destruction de la diode super lumineuse !)

La plupart des connexions électriques du gyromètre (alimentations, par fiches bananes) sont déjà effectuées et ne doivent pas être modifiées, tout particulièrement celles de la DSL sous peine d'une destruction de celle-ci. Seuls les connecteurs coaxiaux de type LEMO connectés à la sortie du détecteur et à l'entrée de modulation sont à utiliser, voir la figure 2.4 ci-dessous.



FIGURE 2.4 – Connecteurs.

4 Étude expérimentale du gyromètre industriel

4.1 Mesure de l'effet Sagnac

On vous propose, dans cette première partie expérimentale, de découvrir l'effet Sagnac en utilisant le gyromètre sans modulation mis en rotation 'rapide' (quelques dizaines de tours par minute) à l'aide du plateau tournant motorisé. Le signal du détecteur placé en sortie de l'interféromètre, S_g , sera étudié en fonction de la vitesse de rotation.

D'après l'analyse du § 2.1, on s'attend à ce que la courbe S_g en fonction de Ω soit, aux bruits et incertitudes de mesure près, sinusoïdale avec un maximum en $\Omega = 0$, soit :

$$S_g = \frac{S_0}{2} [1 + m \cos(K_0 \Omega)] \quad (2.3)$$

où Ω s'exprime en rad/s. m , sans unité est le facteur de modulation, et $K_0 = \frac{8\pi A}{\lambda c}$ est le facteur d'échelle déterminé en 2.2.

- ↪ AVANT de faire tourner le plateau tournant avec le moteur, vérifiez impérativement :
- qu'aucun câble n'est branché entre un appareil fixe et le gyromètre tournant,
 - que le frein du plateau est débloqué et que la manette orange de ce frein pointe bien vers l'extérieur,
 - qu'une rotation manuelle d'un tour peut être accomplie sans forcer.

- ↪ Lancez le programme (VI) LabVIEW (icône sur le bureau)

- ↪ Basculez successivement sur ON,
 - l'interrupteur général du bâti,
 - l'interrupteur de la petite alim. *Wavelength Electronics*,
 - l'interrupteur LASER ENABLE,
 - l'interrupteur du boîtier rouge du contrôleur de vitesse,
 - puis l'alimentation Fontaine sous le plateau.
- ↪ Lors de la rotation au moteur :
 - Ne dépassez pas la vitesse angulaire de 40 tr/min,
 - et faites très attention qu'aucun câble ne tombe, ni ne s'enroule sur le gyroscope en rotation !
- ↪ Lancez l'acquisition du signal S_g et de la vitesse de rotation avec le programme LabVIEW puis faites tourner le gyromètre. Modifiez la vitesse et observez l'évolution du signal. Stoppez le plateau et tracez S_g en fonction de Ω grâce au bouton Visualiser Sg versus Vrot du programme LabVIEW.
- ↪ Effectuez rapidement quelques mesures permettant de répondre aux questions suivantes.

Q2 Déterminez l'aire A de l'interféromètre en utilisant l'expression (2.3).

Q3 Si l'on suppose que le rayon moyen d'enroulement de la fibre sur sa bobine est environ de 5 cm, combien de tours de fibre la bobine contient-elle ? Quelle est la longueur approximative, L , de la fibre ?

Q4 Pourquoi le signal est-il maximum à vitesse de rotation nulle ?

Q5 Pourquoi le taux de modulation, m , est-il pratiquement égal à 1 ?

Q6 Quelle est la sensibilité du gyromètre pour la mesure des faibles vitesses de rotation ?

Q7 Pour quelles valeurs de la vitesse de rotation obtient-on un signal maximum ? Comment peut-on mesurer les « grandes » vitesses de rotation ? Peut-on déterminer le sens de rotation du gyromètre ?

4.2 Mesure de faibles vitesses de rotation en utilisant une modulation carrée

Principe

Intérêt d'un déphasage La réciprocité du gyromètre à fibre entraîne donc une sensibilité quasi-nulle pour les très faibles vitesses de rotation car le point de fonctionnement à vitesse nulle correspond à une interférence constructive et se trouve au sommet de la frange sinusoïdale où la dérivée est nulle. On a donc naturellement l'idée d'essayer de déplacer ce point de fonctionnement sur une partie de la courbe $V_d = f(\Omega)$ où la pente est maximale, ce qui revient à ajouter un déphasage fixe, $\Delta\varphi$, entre les 2 voies de l'interféromètre.

Q8 Expliquez pourquoi la phase optimale $\Delta\varphi = \varphi_{\text{opt}}$, pour laquelle la sensibilité sera maximale, est :

$$\varphi_{\text{opt}} = \frac{\pi}{2} \pm k\pi$$

Q9 Montrez que dans le cas où on peut déphaser les deux bras de l'interféromètre de $\Delta\varphi = -\frac{\pi}{2}$, l'expression de la tension mesurée aux faibles vitesses de rotations $|\Omega| \ll \frac{\lambda c}{8\pi A}$ peut s'écrire :

$$V_d = \frac{V_0}{2} (1 + m\Delta\varphi_{\text{Sagnac}})$$

où V_0 est la tension maximale (obtenue en $\Delta\varphi = 0$).

Q10 Pourquoi ne peut-on pas appliquer un tel déphasage de façon constante entre les deux voies ?

Utilisation de modulateurs électro-optiques Les modulateurs de phase électro-optiques (EOM) fibrés (Cristaux de Niobate de lithium, LiNbO_3) permettent de façon très astucieuse d'introduire un déphasage entre les deux voies de l'interféromètre qui reste portant parfaitement symétrique. L'architecture de l'interféromètre est la suivante :

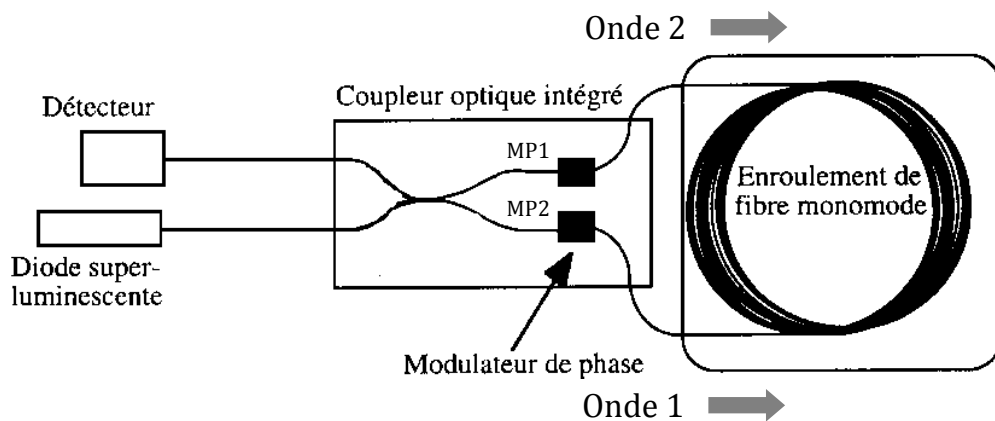


FIGURE 2.5 – Interféromètre avec un composant coupleur et modulateurs intégrés.

L'indice de réfraction des composants électro-optiques (EOM) varie en fonction de la tension de commande appliquée. Ils peuvent donc se comporter comme des modulateurs de phase commandés en tension (Cf. TP 2A) :

$$\Delta\varphi_{\text{MP}} = kV_{\text{mod}}$$

Déphasage variable au cours du temps Le principe de la modulation de phase par un signal carré est le suivant :

- À l'instant $t = 0$ où les deux ondes entrent dans l'interféromètre, si on applique des tensions appropriées de même valeur absolue et de signes opposés aux modulateurs MP1 et MP2, on peut, à l'entrée de l'interféromètre, déphaser les ondes 1 et 2 par les modulateurs MP1 et MP2 de respectivement :

$$\Delta\varphi_{\text{MP1}} = +\frac{\pi}{8} \quad \text{et} \quad \Delta\varphi_{\text{MP2}} = -\frac{\pi}{8}$$

- Les 2 ondes parcourent ensuite la fibre dans le même temps, T , qui dépend de la vitesse de la lumière dans la fibre :

$$T = \frac{Ln}{c}$$

où L est la longueur de la fibre et n l'indice de la silice $n \approx 1,47$.

- À l'instant $t = T$, on inverse les tensions appliquées aux modulateurs. Le modulateur MP2 va alors déphaser l'onde 1 qui va sortir de l'interféromètre à nouveau de $+\frac{\pi}{8}$. De même, le modulateur MP1 va déphaser l'onde 2 à nouveau de $-\frac{\pi}{8}$.
- Les ondes 1 et 2 sortent ainsi de l'interféromètre avec un déphasage mutuel de $\frac{\pi}{2}$.
- Au bout d'une durée T , on bascule à nouveau les tensions de commande et le déphasage induit sera alors de $-\frac{\pi}{2}$.

Q11 Déterminez une valeur approximative de T à partir de la longueur de fibre obtenue à la question **Q3**

Q12 Déduisez-en la fréquence, f_{mod} , du signal carré de modulation à envoyer sur les électro-optiques pour que le déphasage entre les deux ondes bascule entre deux valeurs non-nulles.

Étude expérimentale

↪ AVANT de passer à cette étude :

- éteignez l'alimentation Fontaine et le boîtier de contrôle du moteur,
- débranchez le câble coaxial entre la sortie Détecteur et le microcontrôleur embarqué,
- reliez cette sortie Détecteur à l'oscilloscope.
- réglez l'amplitude du GBF, de façon à ne pas dépasser $1,5 V_{\text{crête à crête}}$
- connectez le GBF à l'entrée modulateurs, sans appliquer de tension pour l'instant (output off).

↪ Vérifiez le signal obtenu sur le détecteur lors d'un léger mouvement du plateau (à la main...).

↪ Bloquez le plateau à l'aide du frein et mesurez la valeur du signal détecteur V_0 en l'absence de mouvement et de modulation.

↪ Appliquez une modulation. Observez le signal obtenu sur le détecteur lors d'un léger mouvement du plateau (à la main...).

↪ Bloquez le plateau. Observez les évolutions du signal lorsqu'on fait varier la tension appliquée aux EOM, et lorsque l'on fait varier sa fréquence.

Q13 Expliquez les signaux observés. Déterminez en particulier la position des points de fonctionnement pendant les différentes phases (aidez-vous de schémas sur la courbe $V_d = f(\Delta\varphi)$).

Q14 Déterminez et expliquez une méthode de réglage simple pour obtenir un déphasage entre les deux ondes qui bascule alternativement exactement de $+\frac{\pi}{2}$ à $-\frac{\pi}{2}$ au rythme de la propagation de l'onde dans la fibre.

↪ Effectuez soigneusement le réglage délicat de la fréquence de modulation et de l'amplitude.

Q15 En déduire la longueur de la fibre (préciser l'incertitude de mesure).

↪ Observez à nouveau le signal obtenu sur le détecteur lors d'un léger mouvement du plateau (à la main...).

Q16 Le signal dépend-il du sens de rotation ? Pourquoi ?

↪ Visualisez la transformée de Fourier du signal (voir menu MATH de l'oscilloscope).

↪ Effectuez une modulation triangle puis sinusoïdale de même fréquence et amplitude.

Q17 Interprétez dans chaque cas les signaux détecteurs obtenus ainsi que leur transformée de Fourier, toujours à l'aide de schémas sur la courbe $V_d = f(\Delta\varphi)$.

5 Mesure de la rotation de la terre ?

5.1 Et pourtant elle tourne !

Q18 Il semble communément admis que la terre fait un tour sur elle-même par jour. Calculez cette vitesse de rotation en radians par seconde. En déduire, compte tenu de la valeur du facteur d'échelle K_0 , la valeur du déphasage Sagnac induit par la rotation de la Terre.

Q19 Déduire de cette valeur de déphasage et de la valeur maximale du signal détecteur V_0 mesurée précédemment, l'amplitude V_G du signal détecteur dû à la rotation de la Terre. Pourquoi ne peut-on mesurer directement ce signal avec l'oscilloscope ?

Intérêt d'une détection synchrone et d'une modulation sinusoïdale Pour mesurer un signal aussi faible, une détection synchrone est indispensable. Celle-ci permet d'obtenir l'amplitude du premier harmonique du signal de détection, pour une modulation carrée, sinusoïdale, etc, même fortement entachée de bruit.

La modulation sinusoïdale permet d'obtenir un signal à détecter plus facilement exploitable par la détection synchrone dont nous disposons, c'est cette forme de modulation que nous allons utiliser ici.

5.2 Signal obtenu pour une modulation sinusoïdale

↪ Affichez à nouveau le signal détecter pour une modulation sinusoïdale :

$$V_{\text{mod}}(t) = M \cos(2\pi \cdot f_{\text{mod}} t).$$

dans le cas où f_{mod} , comme dans le cas de la modulation en créneaux, est choisie de façon que le temps de propagation T corresponde exactement à une demi-période de la modulation. Faites tourner légèrement le plateau dans un sens puis dans l'autre.

Q20 Expliquez, à l'aide de vos observations précédentes et d'un schéma $V_d = f(\Delta\varphi)$, la présence d'une composante à la fréquence f_{mod} en présence d'un déphasage Sagnac.

Dans le cas d'une modulation sinusoïdale de la tension appliquée au modulateurs électro-optiques, si la fréquence de modulation est celle correspondant au rythme de la propagation dans la fibre f_{mod} , le déphasage apporté par les électro-optiques peut s'écrire :

$$\Delta\varphi(t) = \Delta\varphi_0 \cos(2\pi \cdot f_{\text{mod}} t)$$

et donc l'expression du signal du détecteur est :

$$V_d(t) = \frac{V_0}{2} [1 + m \cdot \cos(\Delta\varphi_{\text{Sagnac}} + \Delta\varphi_0 \cdot \cos(2\pi \cdot f_{\text{mod}} \cdot t))]$$


avec $\Delta\varphi_{\text{Sagnac}} = K_0 \Omega$.

La décomposition en série de Fourier de ce signal fait apparaître des fonctions de Bessel et l'amplitude du premier harmonique (à la fréquence f_{mod}) s'écrit :

$$V_{H1} = -V_0 \cdot m \cdot \Delta\varphi_{\text{Sagnac}} \cdot J_1(\Delta\varphi_0)$$

où J_1 désigne la fonction de Bessel d'ordre 1.

Q21 Sachant que $J_1(\pm\pi/2) \approx \pm 0.567$, déterminez les valeurs attendues, pour l'amplitude et pour la valeur efficace, du signal de détection.

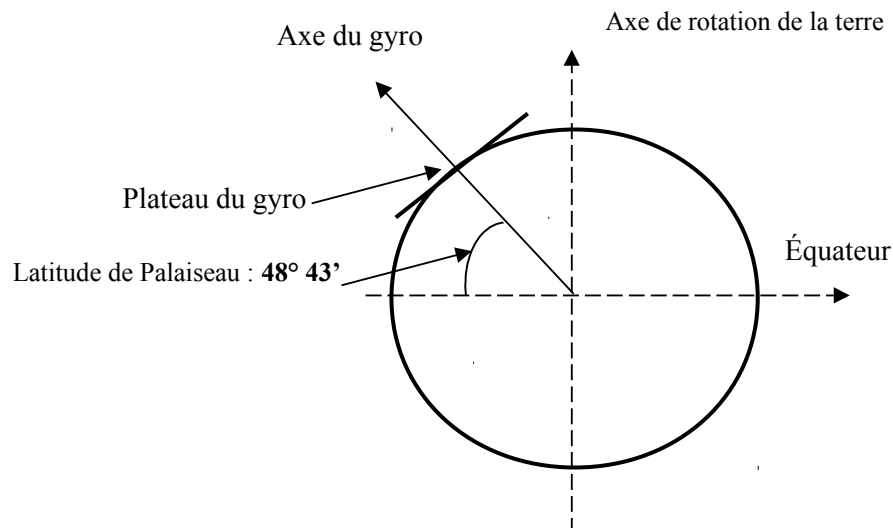

Q22 En vous aidant de la figure ci dessus, expliquez comment vous devez orienter le gyromètre pour obtenir un déphasage Sagnac dû à la rotation de la terre maximum, maximum de signe opposé, nul.

La partie suivante est optionnelle.

↪ Branchez la détection synchrone : signal détecteur sur la voie A, signal de modulation entrée référence.

↪ Réglez la détection synchrone, en choisissant de gauche à droite sur la face avant :

- Sensitivity : $20\ \mu\text{V}$, calibre d'entrée,
- Filter BP track on, filtrage "grossier" préliminaire autour de la fréquence de référence,
- Time constant : 300 ms ou 1 s, constante de temps du filtre passe-bas de sortie,
- Slope 12 dB, Pente du filtre ($-12\text{ dB/Octave} = -40\text{ dB/Decade} = \text{Ordre } 2$)
- DYNamic RESolution : Hi Res
- Display $R\theta$, affichage de la valeur efficace de la composante de la tension à la fréquence de modulation, et le déphasage.
- Agir sur : Auto + Phase : la détection synchrone biphasé règle seule la référence en phase avec le signal mesuré.

↪ Pour chacune de ces positions déterminées en Q22, effectuez la mesure du signal avec la détection synchrone. Vous disposez d'une boussole et d'un rapporteur sur le support orientable du gyromètre.

↪ Vérifiez que vous obtenez bien un signal de signe opposé lorsque vous pivotez le gyromètre de 180° autour d'un axe horizontal.

↪ Essayez de minimiser le signal dans la position (ou les positions) pour laquelle le gyromètre devrait être insensible à la rotation de la terre en jouant très finement sur la fréquence de modulation. En déduire le biais, C_0 , minimum de ce gyromètre.

Q23 Évaluez votre incertitude de mesure. Commentez votre résultat.

F 3

Réflectométrie optique résolue en temps (OTDR)

Version du 29 août 2026

Pour vous préparer en amont de la séance : répondre aux questions **P1** à **P9**.

Objectifs pédagogiques : A l'issue de cette séance, vous serez capables de :

- décrire le principe de la réflectométrie optique résolue en temps pour la détection de défaut dans des fibres optiques,
- mettre en œuvre et caractériser les différents composants d'optique intégrée d'un dispositif d'OTDR
- analyser et traiter le signal de rétrodiffusion obtenu sur des fibres de plusieurs dizaines de kilomètres.

Sommaire

1	Présentation	28
1.1	Fibres optiques monomodes	28
1.2	Principe de la réflectométrie optique résolue en temps (OTDR)	29
1.3	Les signaux de la réflectométrie résolue en temps	30
1.4	Pertes et atténuation dans une fibre optique. Rétrodiffusion	31
2	Mesures sur le dispositif expérimental	33
2.1	Utilisation des fibres	34
2.2	Caractérisation des éléments du montage	35
2.3	Réflectométrie Résolue en Temps	36

Introduction

Ce TP sera sans doute une des premières occasions de vous familiariser avec l'emploi des fibres optiques. Vous utiliserez un certain nombre de composants fibrés classiques que vous caractériserez. Ces composants interviennent dans la réalisation d'un réflectomètre, appareil de mesure très courant, qui permet de tester à distance les lignes de transmission optiques dans le domaine des télécommunications.

1 Présentation

1.1 Fibres optiques monomodes

Les fibres optiques sont des guides de lumière à section circulaire, composés d'un cœur (*core*) d'indice élevé n_1 dans lequel la lumière se propage, et d'une gaine optique (*cladding*) d'indice de réfraction n_2 qui réalise le confinement optique. De plus, les fibres en silice sont recouvertes de plusieurs gaines plastiques (*buffer*) qui leur donnent leur souplesse et les protègent, mais n'ont aucune fonction optique. Le diamètre de la gaine optique est typiquement de $125\ \mu$ pour les fibres télécom standard.

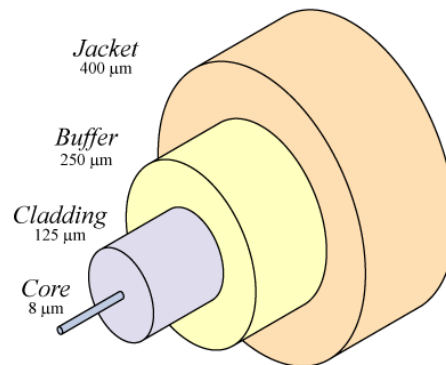


FIGURE 3.1 – Composition d'une fibre optique.

Le diamètre du cœur dépend du type de la fibre : monomode ou multimode ; il fixe la sélectivité spatiale de la fibre. La lumière se propageant sans perte dans la fibre par réflexion totale à l'interface cœur/gaine, la différence d'indice entre le cœur et la gaine détermine l'ouverture numérique ON de la fibre, donc un angle maximal d'injection des rayons lumineux dans la fibre de l'ordre de :

$$ON = \sin \alpha = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \text{ entre } 0,12 \text{ et } 0,5 \quad (3.1)$$

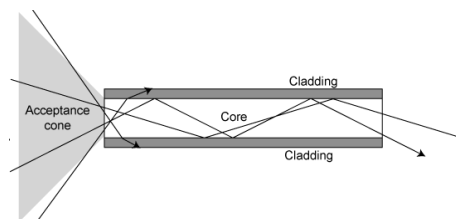


FIGURE 3.2 – Ouverture Numérique d'une fibre optique.

Les **fibres monomodes** sont des fibres à saut d'indice dont le diamètre de cœur est comparable à la longueur d'onde de la lumière transmise. Dans ce cas seul le mode fondamental peut se propager. Plus précisément, une fibre est **monomode** si la grandeur $V = (\pi/\lambda) \cdot \phi_c \cdot ON$ est inférieure à 2,405.

P1 Vérifier que les fibres utilisées pour ce TP dont le cœur est $\phi_c = 9\ \mu\text{m}$ et l'ouverture numérique, $ON = 0,12$ sont bien monomodes à $\lambda = 1550\ \text{nm}$.

Les fibres optiques **multimodes** sont soit à saut d'indice ($\phi_c \approx 50\text{--}200\ \mu\text{m}$), soit à gradient d'indice ($\phi_c \approx 50\ \mu\text{m}$), mais dans tous les cas le diamètre du cœur est élevé. Ces fibres sont adaptées pour la transmission de puissances lumineuses élevées à bas débit, car la dispersion temporelle des modes limite la bande passante des fibres.

1.2 Principe de la réflectométrie optique résolue en temps (OTDR)

La mesure par *OTDR* (*Optical Time Domain Reflectometer*) est couramment utilisée pour tester les lignes de transmission optique. C'est une méthode qui permet de caractériser la fibre optique simplement, à partir d'une seule de ses extrémités, et conduit à la localisation précise des défauts, à la mesure de l'atténuation de la fibre et aux pertes différentielles entre deux points choisis de la fibre. On injecte dans la fibre une impulsion lumineuse suffisamment brève et puissante, qui se réfléchit sur les discontinuités dans la fibre (extrémités, inhomogénéités, ...).

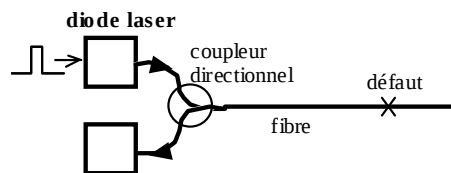


FIGURE 3.3 – Principe de la mesure par réflectométrie.

Le temps qui sépare l'émission de l'impulsion de la réception du signal réfléchi donne la position du défaut dans la fibre. La hauteur de l'impulsion réfléchie informe sur l'importance et la nature du défaut. De plus, la mesure de la lumière rétrodiffusée par diffusion Rayleigh en direction du détecteur, même en l'absence de défauts réfléchissants le long de la fibre, permet de connaître l'absorption de la fibre à la longueur d'onde de l'impulsion injectée.

L'indice de la silice est $n = 1.4645$

P2 Quel est le temps en μs qui sépare l'émission de l'impulsion de la réception du signal réfléchi sur un défaut situé à 10 m, 1 km, 10 km de l'entrée de la fibre ?

Remarque : bien que les μs et les km ne soient pas les unités SI, elles sont les plus appropriées aux mesures par OTDR.

1.3 Les signaux de la réflectométrie résolue en temps

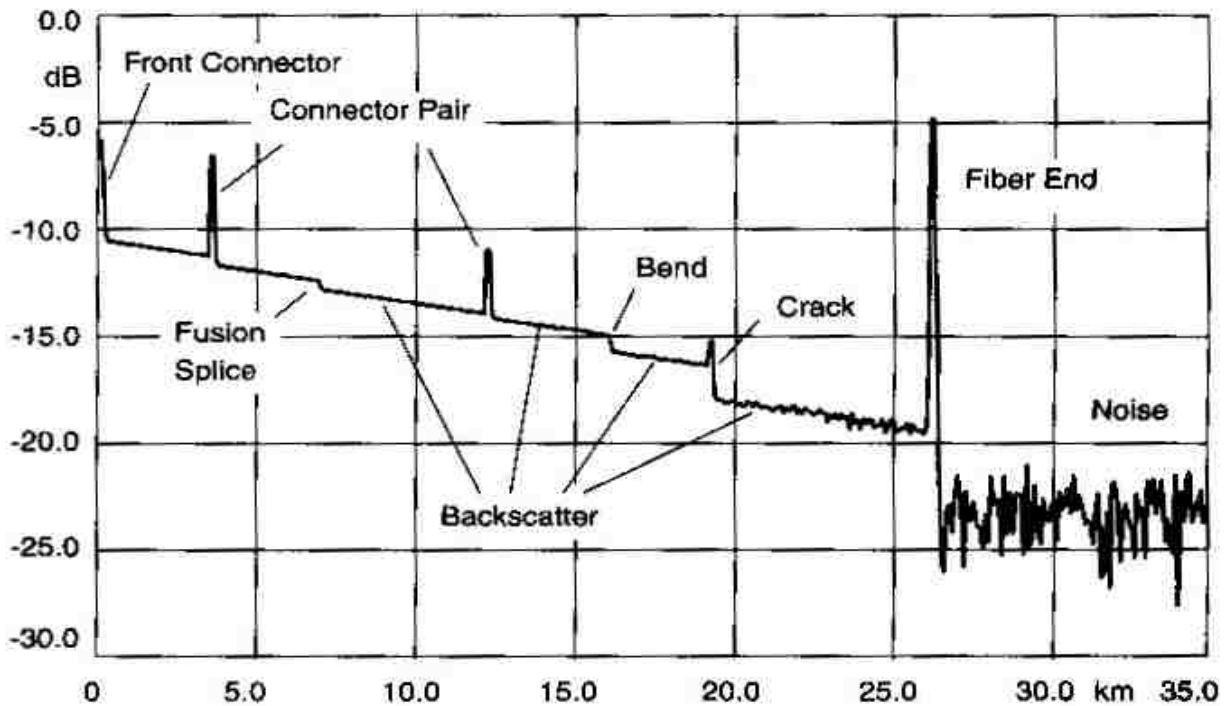


FIGURE 3.4 – Exemple de courbe obtenue avec un OTDR commercial. Evolution de la puissance locale en fonction de la distance. $\frac{P}{P_0}$ (dB) vs D (km).

On observe sur une courbe typique d'OTDR comme celle de la figure 3.4 ci-dessus le signal reçu. On peut lire sur ce signal les défauts et les caractéristiques de la fibre à partir de deux phénomènes :

La réflexion de l'impulsion émise sur des défauts locaux (connecteurs ou fissures) caractérisée par un coefficient R (sans unité) de rétrodiffusion. Le signal détecté à l'instant T s'écrit :

$$P_R(T) = R \cdot P_{in}(T=0) \cdot e^{-\alpha \cdot v_g T} = R \cdot P_{in}(T=0) \cdot e^{-2\alpha z}$$

où :

- z (m) est la position du défaut,
- $P_{in}(T=0)$ est la puissance optique (en W) transmise à l'entrée de la fibre,
- $v_g = \frac{c}{n}$ est la vitesse de groupe (en m/s)
- α est le coefficient d'atténuation linéique (en m^{-1}) de la fibre. Il faut garder en permanence à l'esprit que les signaux obtenus par réflectométrie résolue en temps sont atténués à l'aller et au retour (d'où un facteur 2 dans l'exponentielle).

La rétrodiffusion d'une très faible part de la puissance optique au fur et à mesure de la propagation de l'impulsion. Cette rétrodiffusion permet de mesurer :

- des **défauts locaux** du type **courbure excessive ou épissure (par fusion)** qui provoquent une atténuation localisée.

- et l'**atténuation linéique** dans la fibre. En effet, la puissance lumineuse dans une ligne de transmission optique subit une atténuation au cours de la propagation selon :

$$dP_{\text{in}}(z) = -\alpha P_{\text{in}}(z) dz$$

où α est le coefficient d'atténuation linéique, qui s'exprime en m^{-1} ou en km^{-1} . Ce coefficient regroupe l'ensemble des pertes par absorption et diffusion. On obtient donc une décroissance exponentielle de la puissance :

$$P_{\text{in}}(z) = P_{\text{in}}(z=0) e^{-\alpha z} \quad (3.2)$$

Sur une échelle log, elle apparaît par la décroissance linéaire du signal entre deux défauts. La pente de ce signal permet d'obtenir l'atténuation dans la fibre. Dans le domaine des télécoms, le flux est exprimé en dBm et l'atténuation est exprimée en dB/km c'est à dire :

$$\alpha_{\text{dB}} = 10 \log \frac{P(z)}{P(z+1 \text{ km})}$$

Attention α_{dB} n'est pas la valeur de α exprimée en dB !

P3 En exploitant la courbe donnée par un OTDR industriel (figure 3.4 ci-dessus), vérifiez que l'atténuation est 0,2 dB/km (valeur attendue pour des fibres télécoms standards).

P4 Quelle longueur maximale de fibre pouvait-on espérer tester, compte tenu de la valeur de bruit de cet OTDR ?

P5 Dans une fibre d'atténuation de 0,2 dB/km sans autres défauts, au bout de combien de kilomètres le flux incident est-il divisé par 2 ? Par 4 ?

1.4 Pertes et atténuation dans une fibre optique. Rétrodiffusion

Diffusion Rayleigh

La figure suivante montre bien que la **diffusion Rayleigh** induite par des inhomogénéités microscopiques d'indice est la principale source d'atténuation dans les fibres dans le domaine des télécommunications optiques autour de 1,5 μm .

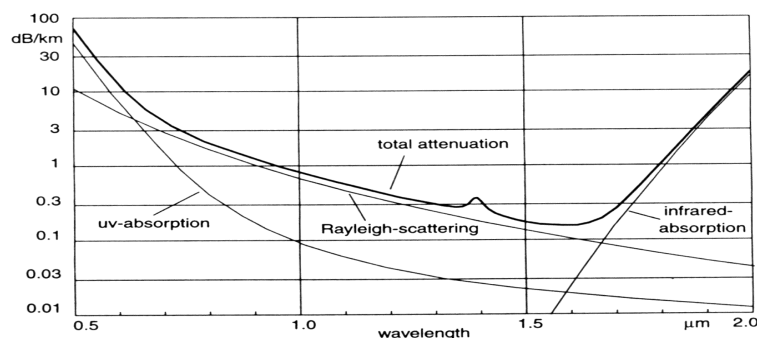


FIGURE 3.5 – Pertes dans une fibre optique en silice en fonction de la longueur d'onde (d'après Derickson). Coefficient d'atténuation (dB/km) vs longueur d'onde (μm)

Dans ce domaine de longueurs d'onde, le coefficient de diffusion est égal à $\alpha_{\text{diff,dB}} = 0,14 \text{ dB/km}$.

P6 Montrer que l'atténuation linéique correspondante est : $\alpha_{\text{diff}} = 0.032 \text{ km}^{-1}$

Rétrodiffusion

Seule une partie de la lumière diffusée est rétrodiffusée et se propage dans le cœur en sens inverse du faisceau injecté.

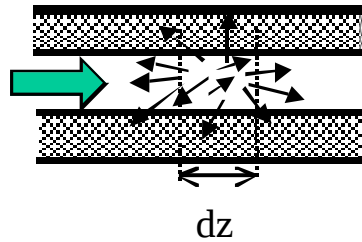


FIGURE 3.6 – Rétrodiffusion d'une portion dz de la fibre.

La proportion de lumière rétrodiffusée peut être évaluée à partir de la lumière globalement diffusée en un point dans la fibre, au moyen d'un coefficient de capture S , dont l'expression dépend des grandeurs géométriques de la fibre (ouverture numérique ON , indice moyen n) et de son profil d'indice (gradient d'indice, saut d'indice).

$$S = \frac{1}{m} \left(\frac{ON}{n} \right)^2$$

Valeur typique pour une fibre monomode, $m = 4.55$.

P7 Calculez la valeur du coefficient de capture, S .

Évaluation de la puissance rétrodiffusée

Considérons une impulsion rectangulaire de durée τ injectée dans la fibre à l'instant $t = 0$ selon le schéma de la figure suivante :

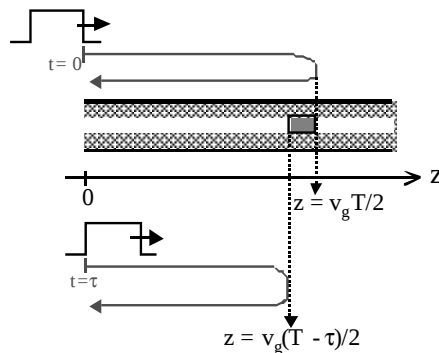


FIGURE 3.7 – Impulsion rétrodiffusée.

Le signal détecté à l'instant $t = T$ est la somme des signaux rétrodiffusés dans la fibre correspondant à des portions différentes de l'impulsion lumineuse : le début de l'impulsion lumineuse est rétrodiffusé en $z = \frac{v_g T}{2}$, tandis que la fin de l'impulsion, injectée plus tard dans la fibre, est rétrodiffusée en $z = \frac{v_g T}{2} - \frac{v_g \tau}{2}$. v_g est la vitesse de groupe dans la fibre (c/n)

La lumière rétrodiffusée s'est propagée à l'aller et au retour dans la fibre. Le flux rétrodiffusé à détecter est donc :

$$P_{rd}(T) = \int_{v_g(T/2 - \tau/2)}^{v_g T/2} S \cdot \alpha_{diff} \cdot P_{in}(z=0) \cdot e^{-2\alpha z} \cdot dz \quad (3.3)$$

soit :

$$P_{rd}(T) = S \cdot \frac{\alpha_{diff}}{2\alpha} \cdot P_{in}(z=0) \cdot e^{-\alpha v_g T} (e^{\alpha v_g \tau} - 1) \quad (3.4)$$

L'atténuation que subit la lumière pendant la durée de l'impulsion est très faible ($\alpha v_g \tau \ll 1$), la puissance rétrodiffusée est donc :

$$P_{rd}(T) = S \cdot \frac{\alpha_{diff}}{2} \cdot v_g \tau \cdot P_{in}(z=0) \cdot e^{-\alpha v_g T}$$

$$P_{rd}(z) = S \cdot \frac{\alpha_{diff}}{2} \cdot v_g \tau \cdot P_{in}(z=0) \cdot e^{-2\alpha z}$$

On appelle le coefficient de rétrodiffusion, R_d :

$$R_d = S \cdot \frac{\alpha_{diff}}{2} \cdot v_g \tau$$

P8 On rappelle que $\alpha_{diff} = 0,032 \text{ km}^{-1}$. Calculez le coefficient R_d pour une impulsion de durée $\tau = 1 \mu\text{s}$ à $\lambda = 1550 \text{ nm}$.

P9 Calculez la puissance maximale (en W et en dBm) du signal de rétrodiffusion (en début de fibre) à détecter dans l'expérience de travaux pratiques pour laquelle la puissance des impulsions envoyées dans la fibre est 12 mW et leur durée 1 μs .

↪ C'est cette valeur que vous devrez comparer à votre mesure expérimentale pendant le TP !

2 Mesures sur le dispositif expérimental

Vous allez d'abord caractériser rapidement les éléments du montage, afin d'étudier de manière approfondie le principe de la réflectométrie optique dans les fibres.

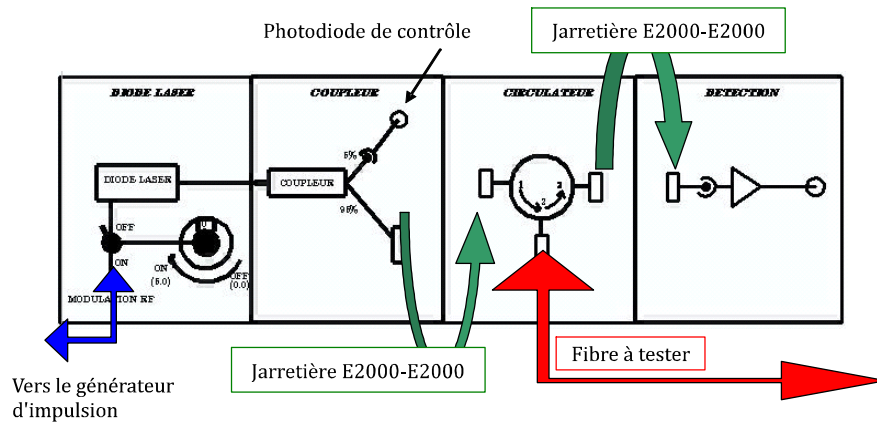


FIGURE 3.8 – Face avant de l'OTDR SupOptique

2.1 Utilisation des fibres


Les connecteurs utilisés au cours du TP sont des connecteurs FC-PC (Fiber Connection-Physical Contact, connecteurs à **manchon noir**), FC-APC (Fiber Connection-Angle Physical Contact, connecteurs à **manchon vert**) ou E2000 (connecteurs protégés).

Pour un connecteur FC-PC, la fibre est clivée à angle droit. On a donc, en l'absence de fibre connectée, une réflexion de Fresnel ($R = 4\%$). Au contraire avec un connecteur APC (fibre clivée à 8°), on n'a aucun flux réfléchi en bout de fibre.

Important

Les fibres optiques sont fragiles, et particulièrement leurs extrémités. Manipulez-les avec le plus grand soin ! Evitez de les heurter contre des surfaces dures ! Après déconnection, les fibres à nu doivent être absolument protégées par un capuchon en plastique.

Le raccordement d'une fibre à l'autre nécessite, pour réduire les pertes, un bon contact et un centrage parfait d'une fibre par rapport à l'autre. Lors du raccordement, ne pas forcer sur les fibres pour les mettre en contact.

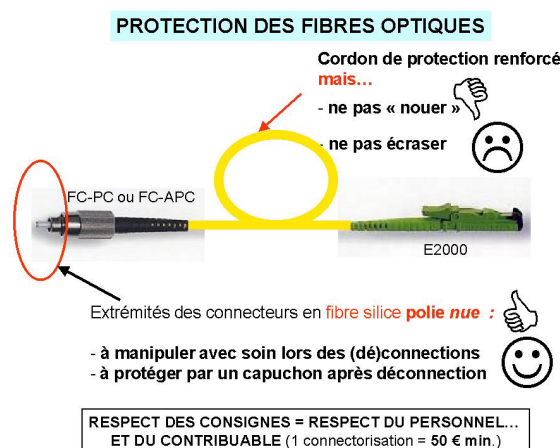

Ne pas mélanger les connecteurs : ne jamais connecter une fibre PC (manchon noir) à une fibre APC (manchon vert) ! Ne pas laisser traîner les fibres sur la table. Ranger les soigneusement au cours du TP et après utilisation.

2.2 Caractérisation des éléments du montage

La diode laser

Un extrait de la documentation de la diode laser (20 mW, 1550 nm) est donné en annexe. On l'utilise dans cette première partie en fonctionnement continu.

↪ Vérifier avant de commencer que l'interrupteur de modulation est sur «OFF» et le potentiomètre est ramené à 0.

↪ Allumer le petit boîtier externe d'alimentation des amplificateurs de l'OTDR.

↪ Allumer l'alimentation de la diode laser *ILX* de la façon suivante :

- Clé sur ON
- Asservissement de température TEC Mode ON (*led verte allumée*). Vérifier que la température se stabilise à 20°C environ.
- Laser Mode sur ON (*led verte allumée*)
- Laser Adjust sur ON pour régler le courant dans la diode

↪ Relier par une fibre E2000 vers APC, la sortie 95% du coupleur 5%-95% au mesureur de puissance EXFO réglé sur 1550 nm. ***N'oubliez pas les précautions d'emploi des fibres !***

Q1 Avec quelques points de 0 à 100 mA, tracer très rapidement la caractéristique, $P = f(I_{DL})$, de la diode laser. Déterminer approximativement le courant de seuil.

↪ Vérifier simultanément sur l'oscilloscope Lecroy, le fonctionnement de la photodiode de contrôle qui mesure le flux sur la sortie 5% du coupleur 5%-95%.

Q2 Mesurer la tension obtenue pour un courant de pompe de 100 mA. Calibrer ainsi la photodiode de contrôle (tension mesurée à l'oscilloscope sur puissance sur la sortie 95% du coupleur laser).

Le circulateur

Un circulateur permet de guider la lumière de manière unidirectionnelle de la fibre connectée en **1** vers la fibre connectée en **2** et de la fibre connectée en **2** vers la fibre connectée en **3**. Une brève description de ce composant magique est donnée en annexe.

↪ Mesurer la puissance à la sortie du coupleur 5%-95% pour $I_{DL} = 60$ mA environ.

↪ Relier la sortie 95% du coupleur 5%-95% et l'entrée **1** du circulateur par une jarretière E2000-E2000. Mesurer la puissance à la sortie **2** puis **3** du circulateur.

↪ Relier ensuite la sortie du coupleur 5%-95% et l'entrée **2** du circulateur. Mesurer la puissance à la sortie **1** puis **3** du circulateur.

Q3 Expliquer le fonctionnement du circulateur.

Q4 Calculer l'atténuation (en % et en dB) que le circulateur induit entre l'entrée **1** et la sortie **2** ainsi qu'entre l'entrée **2** et la sortie **3**.

Système de détection de l'OTDR

La photodiode utilisée est une photodiode rapide PIN en InGaAS : son temps de montée est de 0,5 ns sur 50 Ω , sa sensibilité est 0.95 A / W à 1550 nm (voir extrait de la documentation en annexe). Elle est utilisée dans le montage classique de la figure 3.9 :

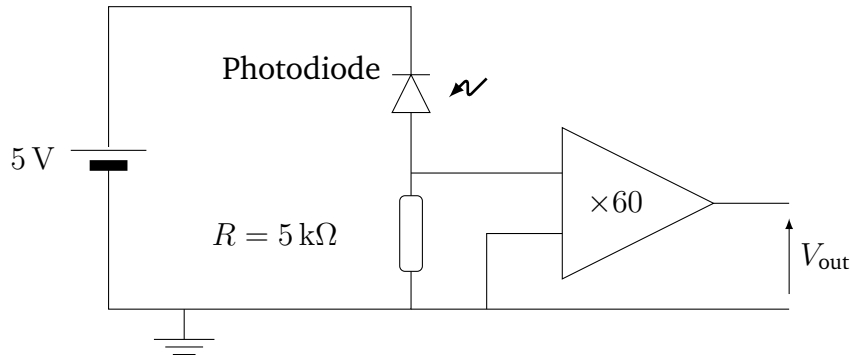


FIGURE 3.9 – Circuit de détection.

↪ Baisser le courant dans la diode laser jusqu'au voisinage du seuil et relier directement par une jarretière la sortie 95% du coupleur 5%-95% au système de détection.

↪ Brancher la sortie, V_s , sur l'oscillo Lecroy et mesurer l'offset en sortie du système de détection et la tension de saturation.

La sensibilité du montage est en principe : $G = 0.95 \times 5000 \times 60 = 288 \text{ kV} / \text{W}$.

↪ Vérifier la valeur de ce gain en se plaçant bien en dessous de la saturation (et en faisant attention à la présence d'une tension d'offset).

2.3 Réflectométrie Résolue en Temps

↪ Relier une extrémité de la fibre de 10 km à la sortie **2** du circulateur.

Fonctionnement de la diode laser en régime impulsif

↪ Descendre le courant de la diode Laser au minimum (**sans éteindre l'alimentation ILX**).

↪ Allumer le générateur d'impulsion.

↪ Basculer l'interrupteur de modulation sur la face avant de l'OTDR *SupOptique* et monter le potentiomètre au maximum **mais doucement** en observant le signal de la photodiode de contrôle visualisé sur l'oscilloscope *Lecroy*. (**Ne pas oublier l'opération inverse à la fin du TP : ramener le potentiomètre à 0.0 et l'interrupteur sur Off**).

↪ Vous pouvez régler sur le générateur d'impulsion la largeur et la période des impulsions, mais vous ne devez en aucun cas modifier l'offset ou l'amplitude. Régler la largeur d'impulsion à $1\ \mu\text{s}$ en observant le signal de la photodiode de contrôle.

Q5 Compte tenu de la calibration de la photodiode de contrôle obtenue à la question **Q2**, mesurer la puissance lumineuse de l'impulsion à la sortie 95% du coupleur.

Q6 Quelle est la puissance lumineuse de l'impulsion injectée dans la fibre ?

Q7 Modifier la période des impulsions. Commenter. Quelle est la période minimale permettant de faire une mesure correcte ?

Q8 Mesurez précisément la longueur de la fibre et évaluer la précision de mesure.

↪ Observer l'évolution du signal rétrodiffusé au cours de sa propagation dans la fibre.

↪ Vous constatez que même sur le plus petit calibre le signal de rétrodiffusion est très faible et très bruité. Il est nécessaire de moyenner sur un très grand nombre d'acquisitions pour observer la décroissance exponentielle de la lumière rétrodiffusée dans la fibre. Pour cela, il est utile d'utiliser les fonctions mathématiques de l'oscilloscope. Une configuration de ces fonctions est disponible dans le répertoire OTDR.

UTILISATION DE L'OSCILLOSCOPE LECROY

Rappel d'une configuration par le menu

Fichier/Rappeler la configuration

Relancer le moyennage par le bouton Clear Sweep.

Enregistrer des mesures au format MatLab via le menu

Fichier/Sauvegarder le signal

Enregistrer une copie d'écran en utilisant :

- le menu Fichier/Créer une entrée dans le journal ,
- puis le menu Fichier/LabNotebook puis Create Report. Vous pouvez sauvegarder au format .pdf ou .rtf en changeant le menu Format.

Q9 En comparant le signal correspondant au flux rétrodiffusé en début et en bout de la fibre, mesurer le coefficient d'atténuation dans la fibre, α_{dB} , en dB/km.

Q10 Compte tenu du gain du système de détection (environ 120 kV / W). Mesurer la puissance lumineuse rétrodiffusée en début de fibre en W et en dBm. En déduire le coefficient de rétrodiffusion, R_d . Expliquer comment prendre en compte l'atténuation due au circulateur dans la mesure de R_d . Comparer R_d au résultat obtenu en préparation.

↪ Mesurer la puissance rétrodiffusée en début de fibre en fonction de la durée des impulsions et ce, pour des largeurs d'impulsion de 0 à $5\ \mu\text{s}$.

Q11 Calculer les valeurs de R_d correspondantes. Quelle propriété vérifie-t-on ainsi ?

Q12 Quel est l'inconvénient d'augmenter la durée de l'impulsion ?

Traitement des signaux avec `Matlab`

Q13 En utilisant les fonctions disponibles, déterminer plus précisément l'atténuation dans la fibre. Vérifiez à nouveau la puissance rétrodiffusée en début de fibre.

TRAITEMENT DES DONNÉES AVEC `MATLAB`

Réduire la fenêtre de l'oscilloscope par le menu `File/Minimize` puis lancer `Matlab`.

Les fonctions `Matlab` à votre disposition permettent d'afficher les courbes de rétro-diffusion et de calculer le coefficient d'atténuation par un fit exponentiel.

- » `Affiche_signal_brut;`
- » `Affiche_signal_dB;`
- » `Fit_exponentiel;`

↪ Connecter la fibre de 15 km au bout de la fibre de 10 km. Observer le signal OTDR.

Q14 Exploitez le signal avec `Matlab`. Mesurez les atténuations dans chaque fibre ainsi que les pertes en dB au niveau du connecteur **APC-APC** placé entre les 2 tronçons de fibre.

Q15 Mêmes questions en ajoutant encore la fibre de 5 km. Quelle longueur maximale de fibre aurait-on pu étudier ?

Q16 Comparer l'atténuation à celle typique des câbles coaxiaux 40 dB/km.

F 4

Étude du bruit d'un amplificateur optique

Version du 29 août 2026

Pour vous préparer en amont de la séance : répondre aux questions **P1** à **P9**.

Faire tous les calculs sur Excel en cours de manipulation. Les mesures et les calculs seront vérifiés en cours de séance par l'enseignant-e responsable.

Objectifs pédagogiques : A l'issue de cette séance, vous serez capables de :

- définir et mesurer à l'aide d'un analyseur de spectre optique le facteur de bruit d'un amplificateur optique,
- mesurer des puissances de bruit et des rapports signal à bruit en utilisant un analyseur de spectre électrique,
- définir et mettre en œuvre un protocole de vérification de la prépondérance du « bruit de photons » dans un signal de photodétection

Sommaire

1	Introduction	39
2	Préparation de la séance de Travaux Pratiques.	42
3	Dispositif de mesure	44
4	Analyse préliminaire	45
5	Caractérisation et mesure des bruits	47
6	Flux modulé. Rapports signal à bruit.	50
7	Facteur de bruit de l'amplificateur optique.	53

1 Introduction

Les amplificateurs optiques de type EDFA (pour *Erbium Doped Fiber Amplifier*) ont fait l'objet d'une première étude expérimentale lors de la séance de TP de 2ème année (semestre 7, bloc laser, manipulation : EDFA et lasers à fibres). Les propriétés de base (fluorescence de l'ion erbium, émission spontanée amplifiée, mesures de gain, saturations du gain avec la puissance pompe, avec la puissance d'entrée, et dépendance du gain avec la longueur d'onde) ont donc déjà fait l'objet d'une étude détaillée.

On se propose d'étudier ici les propriétés du bruit optique inhérent au processus d'amplification optique.

Rappelons que le principe général d'un amplificateur optique repose sur le phénomène de l'émission stimulée. Le signal lumineux à amplifier se propage dans un milieu (et guide) qui présente du gain. Ce gain est obtenu dans le cas de l'amplificateur à fibre dopée erbium en créant une inversion de population des ions « actifs » qui ont été implantés dans le guide. Ces ions possèdent une transition radiative autour de la longueur d'onde du signal à amplifier. L'inversion de population est réalisée par pompage optique à l'aide d'une diode laser de pompe. Comme l'illustre la figure 4.1 ci-dessous, l'augmentation de l'intensité du signal au cours de sa propagation dans le guide résulte d'un transfert d'énergie de l'onde pompe vers l'onde signal grâce au processus d'émission stimulée.

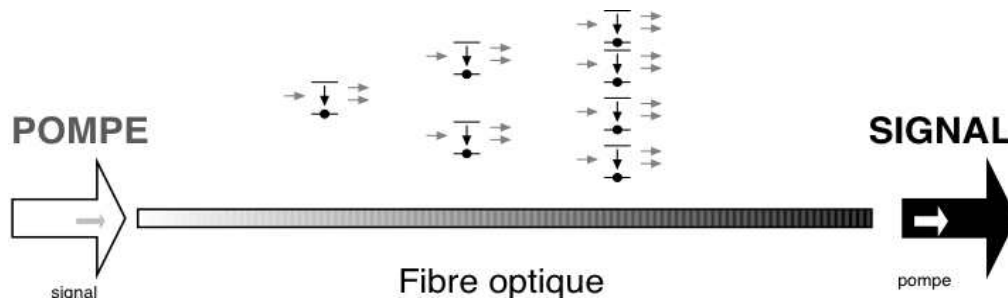


FIGURE 4.1 – Schéma de principe de l'amplification optique.

Les photons ainsi émis ont les mêmes phase, polarisation et vecteur d'onde que les photons incidents. Par contre, il n'en va pas de même des photons émis de manière spontanée qui n'ont aucune relation de phase avec les photons "signal". Ils sont responsables d'un bruit d'intensité en sortie d'amplificateur. De plus, l'intensité de ce bruit croît avec la longueur du guide, car le signal provenant de l'émission spontanée subit lui aussi une amplification. Ce processus est appelé « Emission Spontanée Amplifiée » (en anglais ASE, pour *Amplified Spontaneous Emission*). Ce bruit « optique », lié à l'émission spontanée amplifiée, que nous étudierons au cours de ce TP, est le facteur essentiel qui limite les performances des amplificateurs optiques.

Le facteur de bruit (ou NF pour *Noise Factor*) d'un amplificateur est le rapport entre le rapport Signal sur Bruit (RSB) mesuré à l'entrée de l'amplificateur (avant l'amplification) et le RSB mesuré à la sortie de l'amplificateur, ce qui donne :

$$NF = \frac{RSB_{@1\text{ Hz},IN}}{RSB_{@1\text{ Hz},OUT}}$$

(toujours supérieur à 1). Il est en général donné en dB :

$$NF_{dB} = 10 \log \left(\frac{RSB_{@1\text{ Hz},IN}}{RSB_{@1\text{ Hz},OUT}} \right)$$

(toujours supérieur à 0 dB).

Cette définition est générale et s'applique aussi bien aux amplificateurs électroniques qu'optiques. L'intérêt de cette définition est que sa valeur, au contraire du RSB, ne dépend pas du signal d'entrée.

Le facteur de bruit traduit la dégradation du rapport signal à bruit dans tout processus d'amplification où, non seulement le bruit à l'entrée est amplifié (comme le signal !), mais où l'amplificateur ajoute un bruit propre qui dépend de la nature physique des phénomènes mis en jeu. L'amplificateur est d'autant plus performant, du point de vue du bruit, que le NF est faible. On peut montrer, pour un amplificateur optique, que le NF ne peut être inférieur

à 3 dB. Cette valeur de 3 dB est une limite fondamentale, appelée limite quantique (cf. cours Télécom Optique pour une approche semi-classique de ce résultat).

Les analyseurs de spectres optiques couvrant la bande télécom autour de 1550 nm, proposent une application de mesure purement optique du facteur de bruit, sans modulation du signal.

En effet, le facteur de bruit peut s'écrire en fonction des puissances optiques car

$$NF = \frac{RSB_{@1\text{ Hz},IN}}{RSB_{@1\text{ Hz},OUT}} = \frac{S_{IN}}{S_{OUT}} \frac{B_{OUT}}{B_{IN}} = \frac{1}{G^2} \frac{B_{OUT}}{B_{IN}}$$

B_{IN} et B_{OUT} sont les densités spectrales de bruit mesurées respectivement à l'entrée et à la sortie de l'amplificateur. Dans la relation précédente on a utilisé des puissances électriques, le rapport $\frac{S_{IN}}{S_{OUT}}$ entre les signaux électriques est donc bien égal à $\frac{1}{G^2}$ où G est le gain optique de l'amplificateur. Or B_{IN} étant du bruit de photon on peut l'exprimer en fonction du flux moyen Φ_{IN} et le bruit de sortie B_{OUT} peut être calculé à partir de Φ_{OUT} et de Φ_{ASE} car il dépend de l'émission spontanée amplifiée. L'OSA peut déterminer en deux mesures Φ_{IN} et Φ_{OUT} ainsi que Φ_{ASE} par interpolation de l'ASE entre 2 intervalles situés autour d'une zone masquant le signal, comme le suggère le schéma de la figure ci-dessous :

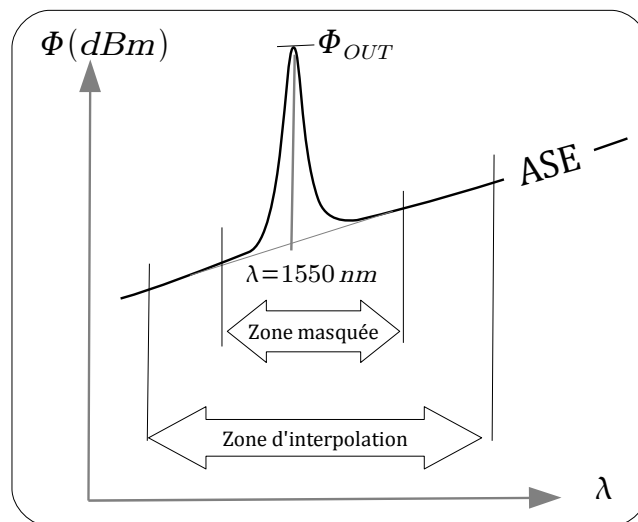


FIGURE 4.2 – Principe de la mesure du NF à l'aide de l'analyseur de spectre optique

On peut montrer que le NF peut se calculer selon la formule :

$$NF \simeq \frac{\eta P_{ESA}}{h\nu G \Delta\lambda_{res}},$$

avec P_{ESA} la puissance d'ASE mesurée au pic du signal, intégrée sur la bande spectrale $\Delta\lambda_{res}$ et η l'efficacité quantique du système optique de détection.

L'objectif du TP sera de comparer la mesure optique du NF à une mesure directe électrique de ce même NF . Les différentes contributions du bruit seront identifiées et on mettra en évidence la difficulté d'avoir une mesure précise de ce NF .

2 Préparation de la séance de Travaux Pratiques.

P1 Rappelez en quelques phrases le principe de fonctionnement d'un analyseur de spectre optique et celui d'un analyseur de spectre électrique. Quelles grandeurs physiques mesurent ces deux appareils ?

P2 L'ASE est la principale source de bruit dans l'amplificateur à fibre. Expliquez en quelques mots ce qu'on appelle le phénomène d'amplification spontanée amplifiée (ASE).

Une des difficultés des mesures et des interprétations qui seront faites en séance de TP tient à l'utilisation intensive de mesures exprimées en dBm dans le domaine optique et dans le domaine électrique. Ces quelques questions ont pour objectif de rafraîchir vos connaissances sur ces échelles logarithmiques.

La photodiode utilisée lors de ce TP reçoit un flux optique $\Phi_{\text{reçu}}$ (puissance optique). L'usage dans le domaine des télécommunications est d'utiliser le dBm (optique) :

$$P_{\text{dBm}} = 10 \log \left(\frac{\Phi_{\text{reçu}}}{1 \text{ mW}} \right) \quad (0 \text{ dBm} = 1 \text{ mW})$$

On rappelle que la sensibilité $\sigma(\lambda)$ en A/W d'une photodiode, détecteur quantique, est donnée par :

$$\sigma(\lambda) = \frac{I_{\text{ph}}}{\Phi_{\text{reçu}}(\lambda)} = \frac{\eta(\lambda) \cdot e}{h \cdot \nu}$$

Où $\eta(\lambda)$ est le rendement quantique à la longueur d'onde λ . Ici $\lambda = 1550 \text{ nm}$.

P3 Redémontrer rapidement l'expression de la sensibilité. Si la sensibilité est égale 0,88 A/W à 1550 nm, quelle est la valeur du rendement quantique ? Si la photodiode reçoit un flux continu de 0 dBm, quelle est la valeur du courant I_{ph} ?

P4 Si on ajoute entre la source et la photodiode une fibre telecom de 10 km dont l'atténuation est de 0,2 dB/km, quel est le flux en dBm reçu par la photodiode ? Quelle est alors la valeur du courant I_{ph} ?

Vous utiliserez au cours du TP un détecteur optique : photodiode AsGa fibrée suivie d'un convertisseur courant-tension de très large bande passante. Le schéma électrique de principe est le suivant :

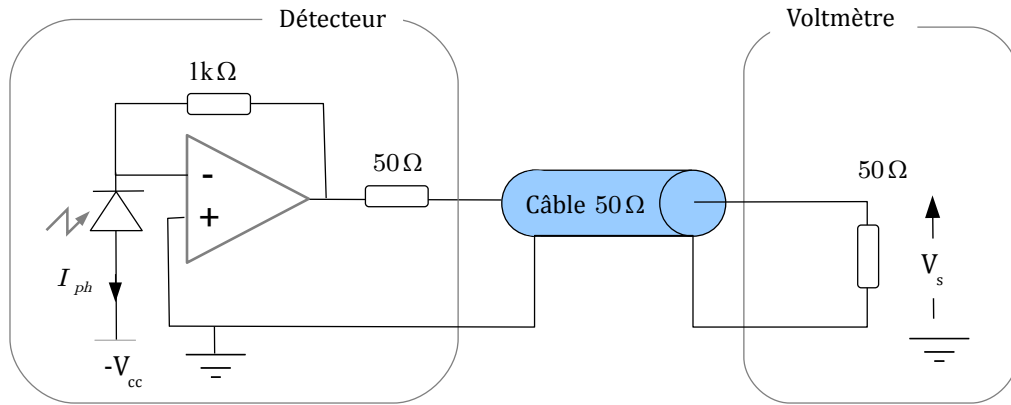


FIGURE 4.3 – Circuit de détection. Mesure de la composante continue du signal.

P5 Expliquez pourquoi la tension mesurée V_s s'exprime selon :

$$V_s = 500 \, \Omega \cdot I_{ph}$$

P6 En déduire la valeur de la tension V_s mesurée et de la puissance électrique P_{elec} dissipée dans la résistance de $50 \, \Omega$ (en W et en dBm) pour un flux reçu de 0dBm.

P7 Si on ajoute entre la source et la photodiode une fibre de 10km dont l'atténuation est de 0,2dB/km, comment sont modifiées ces grandeurs ? Expliquez pourquoi une atténuation de 1dB de la puissance optique reçue entraîne une diminution de 2dB de la puissance électrique mesurée.

L'objet des questions qui suivent est de rappeler l'influence du bruit de photons dans le domaine électrique. On rappelle que la densité spectrale de puissance du courant de bruit de photons est donnée par

$$\frac{\sigma_{SN}^2}{B_e} = 2e \langle I_{ph} \rangle,$$

avec B_e la bande spectrale.

P8 Expliquer en quelques mots ce qu'on appelle le bruit de photons. Comment varie ce bruit en fonction du flux reçu moyen ? Plus précisément, si la photodiode reçoit un flux continu de 0dBm, quelle est la densité spectrale de courant de bruit dans la photodiode s'il s'agit d'un bruit de photons ?

La mesure du bruit de photodétection est réalisée à l'aide d'un analyseur de spectre électrique. Le schéma électrique de principe est celui de la figure :

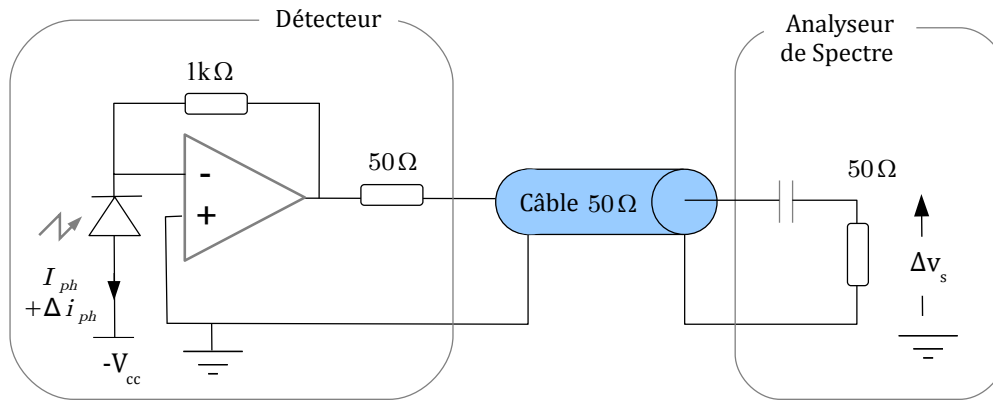


FIGURE 4.4 – Circuit de détection. Mesure de la composante de bruit du signal.

P9 Montrez que la densité spectrale de puissance de bruit à la sortie du montage mesurée à l'aide d'un analyseur de spectre, d'impédance d'entrée $50\ \Omega$ s'écrit

$$DSP_{ph,W/Hz} = \frac{\sigma_{SN}^2}{B_e} \times \frac{500^2}{50},$$

Calculez sa valeur en nW/Hz et en $dBm_{@1\ Hz}$ si la photodiode reçoit un flux continu de $0dBm$. Quelle est la valeur de la densité spectrale de puissance de bruit à la sortie du montage si on atténue le flux continu reçu de $20dB$?

3 Dispositif de mesure

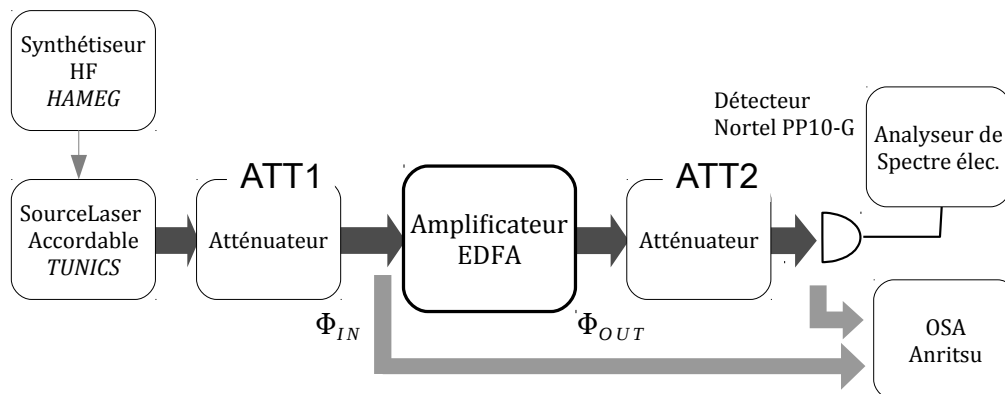


FIGURE 4.5 – Dispositif de mesure

Tous les appareils fibrés (détecteur, puissance mètre, OSA) à votre disposition sont protégés par des connecteurs d'usure qui ne doivent en aucun cas être démontés.

⇒ Vérifiez la présence de tous ces éléments avant de commencer.

L'amplificateur : sur l'amplificateur EDFA commercial étudié, seules sont accessibles les entrée et sortie optiques fibrées, OPT IN et OPT OUT, ainsi que les interrupteurs commandant la mise en marche des 2 diodes laser de pompe, P1 et P2, à $1480\ nm$.

Atténuateurs réglables : ces atténuateurs calibrés possèdent un réglage fin de l'atténuation souhaitée et une position (∞ ou *shutter*) (affichage BLK 0.00) pour couper totalement le signal. Même sur la position 0 dB, l'ATT2 atténue le signal de 2 dB à 3 dB. L'ATT1 atténue au minimum le signal de 0,65 dB.

Source laser accordable : il s'agit d'une diode laser monomode en cavité étendue que l'on réglera à 1550 nm. On peut moduler le flux émis par la diode par une tension appliquée à l'entrée modulation (Mod.).

Rappel : Avant toute connexion ou déconnexion du laser accordable, couper le laser par le bouton **Enable**.

Détecteur On utilise un détecteur de marque Nortel, constitué d'une photodiode rapide (en AsGa) suivie d'un convertisseur courant-tension (code PP-10G) dont les caractéristiques fournies par le constructeur (voir doc en annexe) sont :

- bruit du dispositif : $16,5 \text{ pA}/\sqrt{\text{Hz}}$
- bande passante : 11 GHz
- transimpédance : 500Ω
- Sensibilité de la photodiode (à 1550 nm) : $0,88 \text{ A/W}$

Analyseur de spectre optique (OSA) : ne jamais déconnecter le connecteur d'usure.

Analyseur de spectre électrique : il est utilisé ici pour les mesures de densité spectrale de bruit et de rapport signal à bruit.

Synthétiseur HF : Il délivre une tension sinusoïdale, ici de fréquence égale à 100 MHz.

Puissance mètre : il permet de mesurer la puissance optique à la sortie d'une fibre. La longueur d'onde de mesure doit être réglée sur 1550 nm dans ce TP, la puissance est donnée en dBm ou en W


Multimètre : il est utilisé ici en voltmètre DC avec un bouchon 50Ω .

4 Analyse préliminaire : analyse des spectres optiques en entrée et en sortie de l'amplificateur EDFA

4.1 Mesure du gain optique


↪ Relier le laser accordable à l'atténuateur. Ajuster à -20 dBm la puissance du signal laser en sortie de l'atténuateur à l'aide du puissance-mètre.

↪ Relier ensuite la sortie de l'atténuateur à l'entrée de l'analyseur de spectre optique :

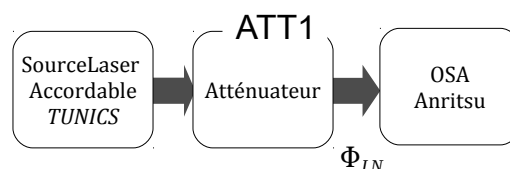

↪ Mesurer le spectre de ce signal laser. Vérifier que la valeur de la puissance est voisine de celle mesurée au puissance-mètre. L'écart observé peut être imputé à l'usure... du connecteur d'usure (!) à l'entrée de l'OSA. Régler la longueur d'onde du laser accordable à 1550 nm.

↪ Connecter maintenant ce signal à l'entrée OPT IN de l'amplificateur EDFA :

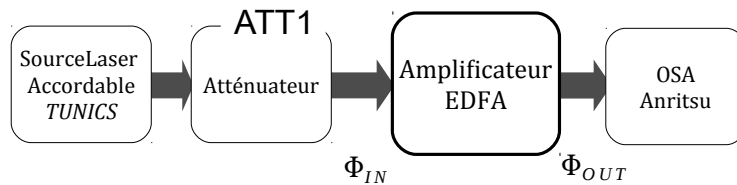

↪ Mesurer le spectre à la sortie de l'OSA entre 1530 et 1590 nm environ.

↪ Pour une puissance de pompe maximale (c'est à dire P1 et P2 ON), comparer les spectres du signal lumineux émis en sortie d'amplificateur, sans et avec signal d'entrée (pour couper le signal d'entrée sans déconnexion, utiliser simplement la touche ATT1 = ∞).

Q1 Expliquer l'allure des spectres obtenus. Identifier l'Emission Spontanée Amplifiée (ASE). Expliquer en quelques mots ce phénomène. Pourquoi l'ASE diminue-t-elle en présence d'un faisceau signal à l'entrée de l'amplificateur ?

↪ Mesurer la puissance 'signal' en sortie de l'EDFA, Φ_{OUT} , et le gain de l'amplificateur défini par :

$$G = \frac{\Phi_{OUT} - \Phi_{ASE}}{\Phi_{IN}}$$

où Φ_{IN} désigne la puissance lumineuse en entrée de l'ampli et Φ_{ASE} la puissance de l'ASE en sortie, à 1550 nm. On peut simplifier :

$$G = \frac{\Phi_{OUT}}{\Phi_{IN}} \quad \text{car} \quad \Phi_{OUT} \gg \Phi_{ASE}$$

soit $G_{dB} = \Phi_{OUT,dBm} - \Phi_{IN,dBm}$

↪ Modifier la résolution de OSA (RBW) d'un facteur 10 (par exemple de 0,1 nm à 1 nm).

Q2 Commenter et expliquer l'ensemble de ces observations

4.2 Mesure du facteur de bruit à l'aide de l'analyseur de spectre optique

MODE D'EMPLOI DE L'OSA POUR LA MESURE DU NF

Pour accéder à l'application de mesure du gain et du NF, sélectionner le menu Applications dans la barre de menu horizontale basse, puis sur optical amplifier test dans la barre de menu verticale droite. Une fois dans l'application optical amplifier test, procéder alors de la manière suivante :

- présenter sur l'entrée de l'OSA le signal d'entrée de puissance Φ_{IN} (l'affichage doit être $\frac{P_{IN}}{P_{OUT}}$)
- appuyer sur P_{OUT} dans l'onglet de la barre verticale de gauche (on passe de l'affichage $\frac{P_{IN}}{P_{OUT}}$ à $\frac{P_{IN}}{P_{OUT}}$)
- présenter sur l'entrée de l'OSA le signal de sortie.

Il apparaît alors en haut à gauche de l'écran les mesures effectuées, en particulier G , Φ_{ASE} et NF. On retrouve cela sur le spectre de la figure 4.6 où l'on reconnaît à l'écran le signal d'entrée (trace du bas) et le signal de sortie (trace du haut).

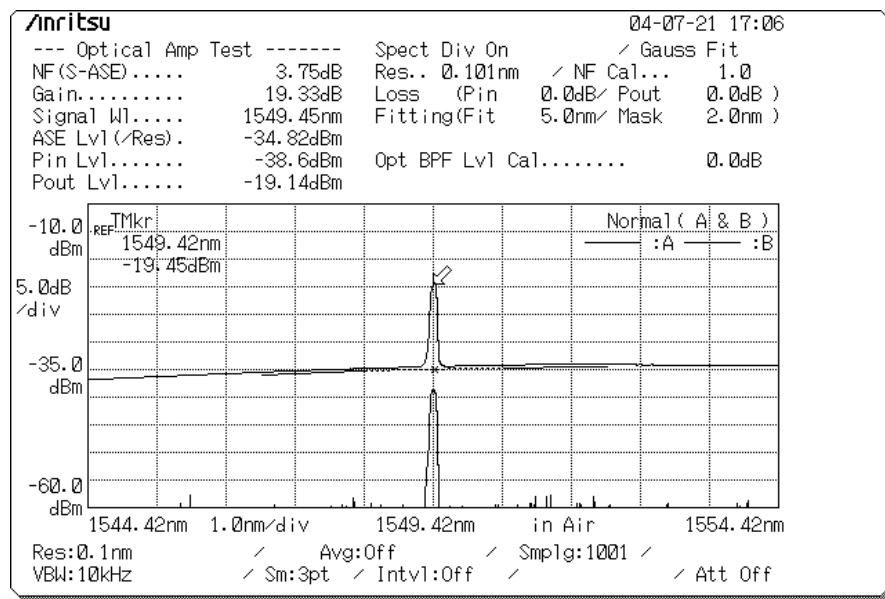


FIGURE 4.6 – Capture d'écran de l'OSA Anritsu


Q3 Mesurer optiquement le NF avec l'OSA pour une puissance d'entrée atténuée de 20 dB.

5 Caractérisation et mesure des bruits

On s'intéresse maintenant à la mesure du bruit à l'aide d'un détecteur et d'un analyseur de spectre électrique. On détermine tout d'abord la sensibilité du détecteur ainsi que son bruit propre.

5.1 Rendement quantique de la détection

↪ Déconnecter le signal d'entrée de l'amplificateur et le connecter directement au photodétecteur :

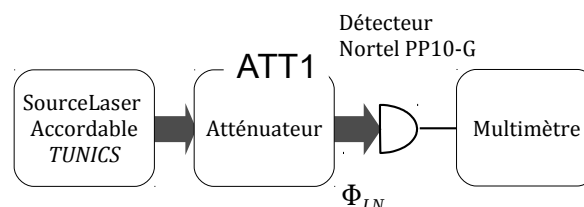

↪ Mesurer la tension de sortie continue du photodétecteur en l'absence de signal Laser (ATT1 sur la position ∞) à l'aide du multimètre de précision (on notera la présence d'un bouchon 50 Ω).


↪ Mesurer ensuite la tension de sortie continue du photodétecteur éclairé par le signal Laser dont on réglera la puissance au maximum (ATT1 = 0dB).

Q4 Dédurre de vos mesures la sensibilité du détecteur en V/W et le courant I_{ph} de photodétection. En déduire le rendement quantique du photodétecteur.

Remarque importante vous avez déterminé ainsi non pas le rendement quantique de la photodiode, mais le rendement quantique global prenant en compte les pertes par couplage (fibre-fibre à l'entrée du boîtier, fibre-photodiode dans le boîtier, ...)

5.2 Bruit d'obscurité

↪ Couper le signal Laser (ATT1 en position ∞). Brancher la sortie du détecteur directement sur l'analyseur de spectre électrique :

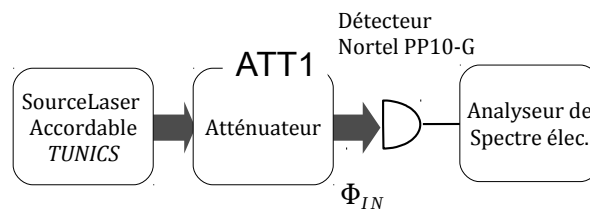

↪ Mesurer la densité spectrale de puissance du bruit pour un flux nul envoyé sur le détecteur (en W/Hz et en dBm@1 Hz) à 100 MHz (bruit propre de l'analyseur et bruit d'obscurité du détecteur).

MODE D'EMPLOI SIMPLIFIÉ DE L'ANALYSEUR DE SPECTRE POUR LA MESURE DU BRUIT

Choix des fréquences affichées (SPAN) Menu : MKR/FREQ

7 FREQUENCY START STOP

0 FREQ START ENTRY Ici choisir 90 MHz

1 FREQ STOP ENTRY Ici choisir 110 MHz pour une mesure à 100 MHz

Bande passante de résolution (RBW) Menu : RBW Ici le choix automatique de la résolution (RBW auto) conviendra. Mais vérifiez que vous comprenez bien l'influence de la résolution sur la courbe affichée à l'écran de l'analyseur de spectre.

Calibre en puissance Menu : REF LEVEL Choix du calibre de l'atténuateur (ou de l'amplificateur) sur l'entrée RF INPUT.

Le REF LEVEL correspond à la ligne du haut de l'écran. Il peut varier entre 20 et -70 dBm. Choisir ici -50 dBm.

Mesure de la densité spectrale de puissance Menu : APPL

2 Noise normalized : Lorsque cette option est active, l'analyseur mesure et affiche en dBm@1 Hz (en haut et à droite de l'écran) la densité spectrale de puissance du bruit à la fréquence correspondant à la position du curseur.

5.3 Analyse du bruit en entrée de l'amplificateur.

Mesures brutes

↪ Envoyer la plus grande puissance optique possible issue du laser ($ATT1 = 0\text{ dB}$) sur le détecteur dont la sortie est reliée à l'analyseur de spectre.

↪ Mesurer la densité spectrale de puissance de bruit en $\text{dBm}_{@1\text{ Hz}}$ à la sortie du détecteur à la fréquence de 100 MHz.

Q5 En déduire la densité spectrale de puissance (en W/Hz et en $\text{dBm}_{@1\text{ Hz}}$) du bruit dû au seul signal optique. Expliquez comment "soustraire" le bruit propre du détecteur et de l'analyseur de spectre.

Q6 Le bruit mesuré est-il blanc ? Comparer la valeur de la densité spectrale de puissance mesurée avec celle attendue pour du bruit de photons. Utiliser pour cette comparaison la valeur du courant de photodétection I_{ph} mesuré à la question **Q4**.

↪ Refaire la mesure précédente en appliquant les atténuations suivantes sur l'atténuateur $ATT1 = 0, 1, 2, 3, 5, 15, 20\text{ dB}$.

Q7 Tracer la courbe d'évolution de la densité spectrale de puissance (W/Hz) en fonction du flux reçu (en W). Expliquer le résultat obtenu. Vérifier que l'on mesure bien du bruit de photons pour les atténuations faibles. Que se passe-t-il pour les fortes atténuations ?

Mesures corrigées

La puissance du bruit de photons dépend de la puissance du flux laser mais aussi du rendement quantique global.

Q8 Démontrer que la puissance du bruit de photons est proportionnelle au rendement quantique global.

Q9 Déduire de la mesure du rendement quantique global réalisée la question **Q4**, la correction à apporter aux mesures précédentes afin d'obtenir la densité spectrale de puissance (en W/Hz et en $\text{dBm}_{@1\text{ Hz}}$) du bruit que l'on obtiendrait pour un rendement quantique idéal égal à 1. Donner la valeur du coefficient correctif en dB.


Conclusion : La densité spectrale de puissance du bruit en entrée de l'amplificateur B_{IN} , corrigée en supposant la détection idéale, permet de quantifier le bruit présent en entrée de l'amplificateur optique indépendamment du détecteur. L'écart entre les mesures et les valeurs attendues pour un bruit de photons est une calibration de la chaîne de mesure.

5.4 Analyse du bruit en sortie de l'amplificateur

Nous allons maintenant mettre en évidence un bruit optique dont le comportement est complètement différent du bruit de photons étudié dans la partie précédente. Ce bruit, inhérent au processus d'amplification, est lié comme indiqué dans l'introduction à l'Emission Spontanée Amplifiée (ASE). On peut l'interpréter comme un bruit (large bande) dû aux interférences aléatoires entre les différentes composantes spectrales de l'ASE entre elles ou avec le faisceau signal. C'est ce bruit qui limite inévitablement les performances des amplificateurs optique.

En l'absence de signal d'entrée

↪ Connecter l'atténuateur 2 après la source que constitue l'EDFA sans signal d'entrée ($ATT1 = \infty$) :

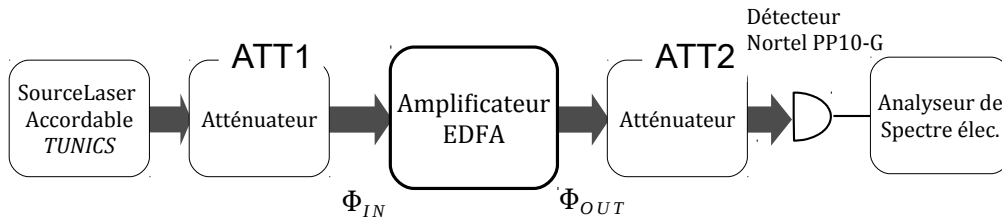

↪ Pour une puissance de pompe maximale (c'est à dire. P1 et P2 ON), mesurer la densité spectrale de puissance de bruit (en W/Hz) à 100 MHz à la sortie de l'amplificateur pour une atténuation nulle.

↪ Appliquer les atténuations derrière l'EDFA : $ATT2 = 1, 2, 3, 5$ dB et mesurer le bruit obtenu.

Q10 Expliquer les résultats obtenus et comparer au bruit de photons.

En présence d'un signal d'entrée

↪ Régler l'atténuation du signal Laser à l'entrée de l'amplificateur optique à $ATT1 = 20$ dB et régler $ATT2$ au minimum.

↪ Mesurer à nouveau la densité spectrale de puissance (en W/Hz et en dBm@1 Hz) à 100 MHz à la sortie de l'amplificateur pour un flux d'entrée maximal.

Q11 Pourquoi la valeur de cette DSP a-t-elle chuté ?

6 Flux modulé. Rapports signal à bruit.

Dans cette partie, on s'intéresse aux rapports signal à bruit en entrée et en sortie de l'amplificateur. Ils sont définis pour une porteuse optique modulée par un signal électrique (à des fréquences de l'ordre du MHz jusqu'à quelques dizaines de GHz)

$$RSB_{@1\text{ Hz}, IN} = \frac{S_{IN}}{B_{IN}} \quad RSB_{@1\text{ Hz}, OUT} = \frac{S_{OUT}}{B_{OUT}} = \frac{G^2 S_{IN}}{B_{OUT}} \quad (4.1)$$


où :

- G est le gain optique de l'amplificateur,
- S_{IN} est la puissance en W du signal électrique (en sortie du détecteur) pour un rendement quantique de 1, mesurée à l'entrée de l'amplificateur,
- B_{IN} est la densité spectrale de puissance en W/Hz du bruit électrique pour un rendement quantique de 1, mesurée à l'entrée de l'amplificateur,
- S_{OUT} est la puissance en W du signal électrique, mesurée à la sortie de l'amplificateur,
- B_{OUT} est la densité spectrale de puissance en W/Hz du bruit électrique, mesurée à la sortie de l'amplificateur.

6.1 Signal en entrée de l'amplificateur

↪ Mettre en marche le synthétiseur HF. Fixer sa fréquence à 100 MHz et la puissance du signal électrique délivré à -20 dBm (touche LEVEL). Relier la sortie du synthétiseur à l'entrée modulation de la source laser accordable.

↪ Brancher le détecteur sur le signal d'entrée :

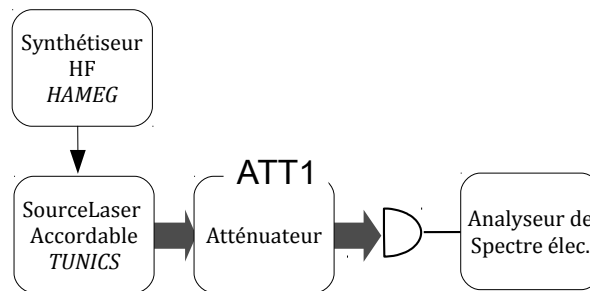

↪ Pour des atténuations de $ATT1 = 0, 1, 2, 3, 5$ dB, mesurer la puissance du signal à 100 MHz (en dBm) à l'aide de l'analyseur de spectre électrique. Pour cela, sortir du mode de mesure de bruit et utiliser la fonction `peak find` de l'appareil.

Q12 Expliquer la variation de la puissance du signal électrique mesurée par l'analyseur de spectre électrique en fonction de la valeur de l'atténuation.

Q13 Montrer que cette puissance du signal électrique est proportionnelle au carré du rendement quantique global.

6.2 Rapport signal à bruit en entrée de l'amplificateur

↪ Régler l'atténuateur $ATT1 = 0$ dB.

↪ Mesurer le rapport signal à bruit électrique.

MODE D'EMPLOI DE L'ANALYSEUR DE SPECTRE POUR LA MESURE DU RSB

Mesure du rapport signal à bruit pour une bande passante de 1 Hz

Menu : APPL

- 1 Carrier to noise C/N : Lorsque cette option est active, l'analyseur mesure et affiche en $\text{dB}_{@1\text{Hz}}$ (en haut et à droite de l'écran) la valeur du RSB correspondant à la position des deux curseurs.

Q14 Montrer que le rapport signal à bruit est directement proportionnel au rendement quantique global. Donner la valeur du coefficient correctif en dB pour obtenir la valeur ($\text{RSB}_{@1\text{Hz},\text{in}}$) que l'on aurait mesurée avec un détecteur idéal de rendement quantique égal à 1.


↪ Mesurer $\text{RSB}_{@1\text{Hz},\text{IN}}$ pour des valeurs de l'atténuation $\text{ATT1} = 0, 1, 2, 3, 5 \text{ dB}$.

Q15 Pourquoi dans la pratique, cette mesure n'est-elle pas réalisable pour une atténuation de 20dB ?

Q16 Si on suppose que $\text{RSB}_{@1\text{Hz},\text{IN}}$ ne dépend que du bruit de photon, on peut, en utilisant les résultats de la question **Q9**, extrapoler sa valeur pour une atténuation de 20dB. Calculer cette valeur.

6.3 Rapport signal à bruit en sortie

↪ Régler l'atténuateur d'entrée à $\text{ATT1} = 20 \text{ dB}$ et placer ce signal à l'entrée de l'amplificateur optique suivi du deuxième atténuateur réglé au minimum :

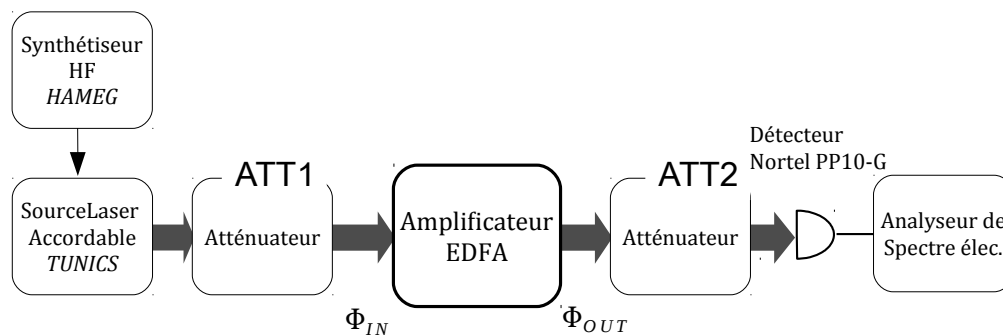

↪ Mesurer la puissance du signal de sortie à 100 MHz (en dBm) à l'aide de l'analyseur de spectre électrique.

Q17 Dédire de cette mesure la valeur du gain optique de l'amplificateur.

↪ Mesurer $\text{RSB}_{@1\text{Hz},\text{OUT}}$ pour différentes valeurs de l'atténuation ATT2 .

Q18 Expliquer pourquoi dans les mesures précédentes, à la sortie de l'ampli, le rapport signal à bruit en sortie ($\text{RSB}_{@1\text{Hz},\text{OUT}}$) de l'EDFA ne dépend pas ni de l'atténuation ajoutée en sortie, ni des pertes de couplages en sortie, ni du rendement du photodétecteur.

7 Synthèse des résultats précédents. Facteur de bruit de l'amplificateur optique.

Q19 Rappeler les valeurs de $RSB_{@1\text{ Hz},\text{IN}}$ et de $RSB_{@1\text{ Hz},\text{OUT}}$ mesurées pour une atténuation du signal d'entrée de 20 dB (100 km de fibres). En déduire le facteur de bruit de l'amplificateur optique. Comparer à la mesure faite avec l'analyseur de spectre optique en début de séance.

Q20 Concluez et commentez vos résultats.

F 5

Lidar fibré cohérent

Version du 29 août 2026

Pour vous préparer en amont de la séance : répondre aux questions **P1** à **P3**.

Objectifs pédagogiques : A l'issue de cette séance, vous serez capables de :

- utiliser des fibres optiques et des coupleurs,
- régler et utiliser un LIDAR, analyser ses performances,
- reconnaître les sources de bruit dans un montage.

Sommaire

1	Introduction aux systèmes LIDARS	56
2	Découverte du montage	57
3	Mesures de vitesse sur cible dure	60
4	Étude du bruit	63
5	Étude de la tornade	63

Introduction

La première partie de ce travail vous permettra de prendre en main les différents éléments du montage afin d'en assurer une bonne utilisation. Vous allez ensuite étudier une cible dure, afin de remonter à la mesure de vitesse de la roue. Cette cible dure est composée d'une roue et de son support.

La troisième partie vous permettra d'analyser les bruits présents.

Vous finirez par utiliser le LIDAR que vous aurez monté pour mesurer la vitesse d'une tornade.

P1 Le LASER que nous utilisons est à 1550 nm. Quels peuvent être les avantages de travailler à cette longueur d'onde ?

P2 Pour quelles autres applications utilise-t-on des LIDARS ?

1 Introduction aux systèmes LIDARs

Un LIDAR¹ est un capteur qui analyse le signal rétrodiffusé d'un laser sur une cible. On en déduit plusieurs caractéristiques de la cible.

On distingue 2 familles de LIDARs :

- les LIDARs sur cible dure,
- les LIDARs atmosphériques.

Les LIDARs sont distinguables par leur mode de détection : la détection directe ou la détection cohérente ; et leur géométrie d'émission-réception : géométrie bistatique ou géométrie monostatique. Ces deux modes de détection et ces deux géométries sont décrits sur les figures 5.1 et 5.2 ci-dessous.

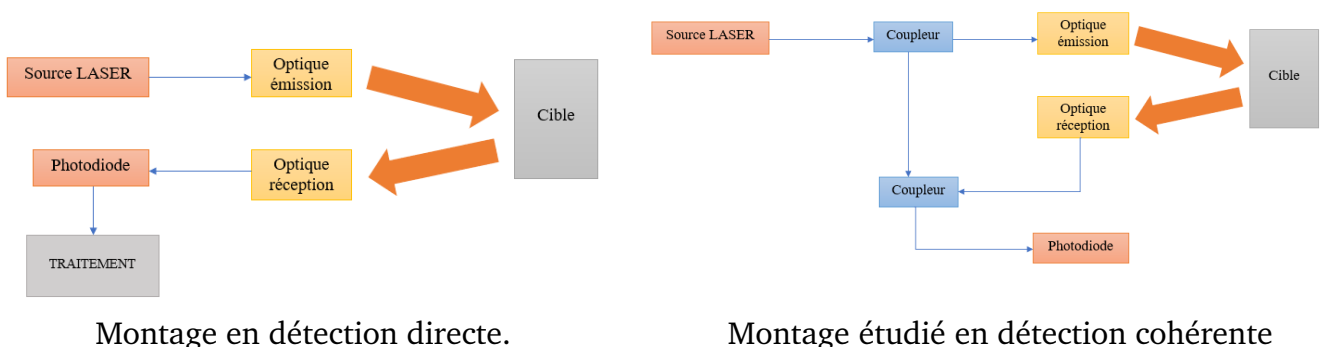


FIGURE 5.1 – Schémas de principe des deux modes de détection possibles d'un LIDAR

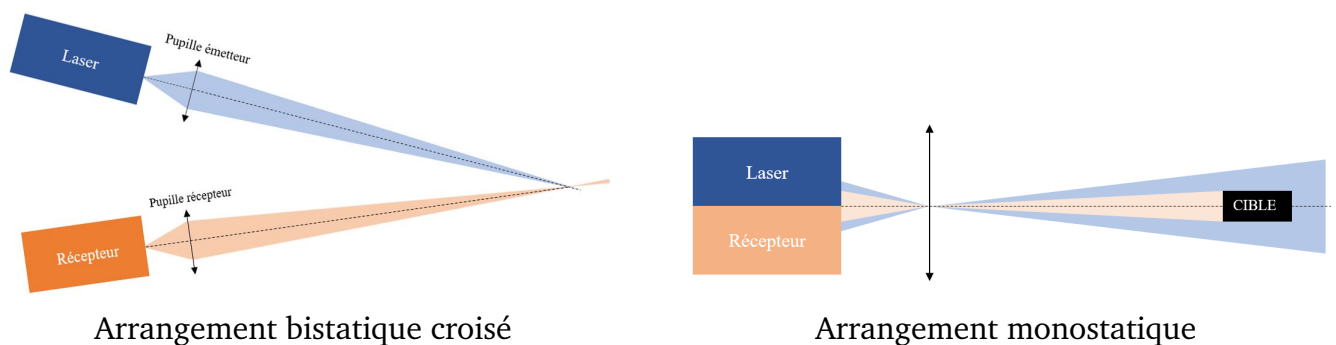


FIGURE 5.2 – Principe des deux géométries possibles

Lors de la séance, nous nous intéresserons à la mesure de la vitesse d'une cible dure par détection cohérente avec un montage bistatique.

1.1 Détection cohérente

En détection cohérente, on fait interférer le signal rétrodiffusé avec le signal de référence appelé oscillateur local (OL). Dans l'hypothèse de signaux rigoureusement harmoniques, la

1. Light Detection and Ranging

somme des deux champs électromagnétiques s'écrit :

$$E_r = E_S e^{i(2\pi f_S t + \Phi)} + E_{OL} e^{i2\pi f_{OL} t}$$

On obtient un photocourant qui se décompose en 3 termes, courant signal, courant OL et courant d'interférence (ou courant hétérodyne) :

$$i = I_S + I_{OL} + 2\sqrt{I_S I_{OL}} \cos(2\pi \Delta f t + \Phi)$$

Le courant hétérodyne contient les informations sur l'amplitude et la phase de l'onde LIDAR. Il contient aussi des informations sur sa fréquence (qui n'est autre que la dérivée temporelle de la phase). Ce courant est amplifié par le courant d'oscillateur local.

Le but de cette séance est de mesurer la vitesse de la cible dure par effet Doppler. Le faisceau Laser réfléchi par la cible est décalé en fréquence par effet Doppler. La carte d'acquisition effectue la transformée de Fourier des battements ainsi produits, ce qui permet de mesurer le décalage en fréquence produit par la cible et en déduire la **vitesse projetée** sur l'axe du faisceau.

P3 Donnez l'expression de Δf en fonction de la vitesse v_{cible} de la cible sachant que l'on considère l'effet Doppler sur un aller-retour.

1.2 Géométrie du montage

Le montage que vous étudierez est composé de deux pupilles d'émission et de réception séparées : on parle de **montage bi-statique croisé** (figure 5.2) . Le champ d'émission ne rentre dans le champ de réception qu'à partir d'une certaine distance dite "zone aveugle".

Ce montage est beaucoup plus difficile à régler et à mettre en oeuvre qu'un montage monostatique. Cependant si on utilise un laser continu, il introduit beaucoup moins de bruit.

2 Découverte du montage

Le montage (voir figure 5.3) que vous utiliserez le long de la séance est composé d'un bloc fibré contenant la source, la photodiode et des coupleurs (figure 5.4). Vous trouverez aussi un modulateur acousto-optique et son alimentation, un amplificateur, un ensemble optique composé d'un émetteur et d'un récepteur, une cible dure et son alimentation.

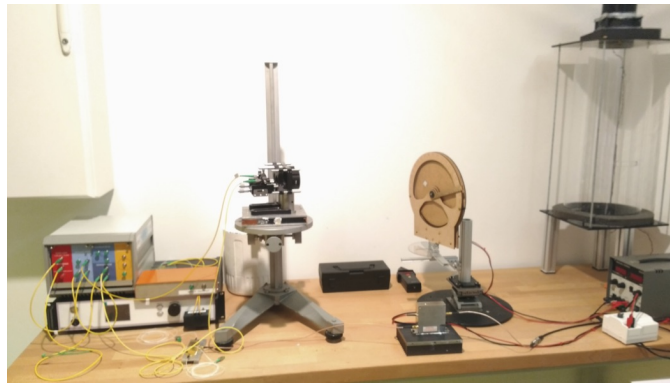


FIGURE 5.3 – Montage utilisé

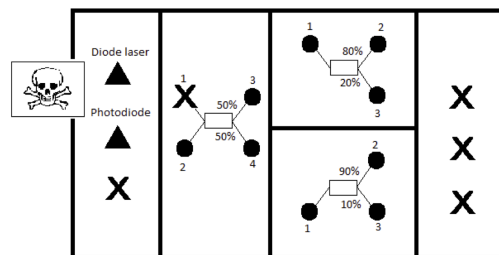


FIGURE 5.4 – Schéma simplifié du bloc fibré. NE SURTOUT PAS TOUCHER AUX FIBRES FIXÉES A LA DIODE LASER ET A LA PHOTODIODE.

2.1 Utilisation et nettoyage des fibres

ATTENTION : une fibre optique est très fragile ! Il faut la manipuler avec soin. Une mauvaise utilisation de la fibre peut l'abîmer et empêcher le bon déroulement des manipulations. Il ne faut pas exercer de pression dessus, ni la courber, ni l'étirer. Ne pas mettre l'extrémité de la fibre en contact avec du métal. Toujours remettre le capuchon sur la fibre si elle n'est pas branchée.

Q1 Les fibres optiques que vous utilisez sont des fibres dites non PM (Polarization - Maintaining), qui ne conservent pas la polarisation. Pourquoi n'utilise-t-on pas de fibres PM dans le montage ? Pensez à l'utilisation de la cible dure.

↪ Vérifiez la propreté des fibres étiquetées fibre 1 et fibre 2. Pour cela, utilisez le microscope pour fibres avec l'aide de l'encadrant-e.

↪ Nettoyez les fibres si nécessaire. Pour nettoyer une fibre, réalisez des "8" avec l'extrémité que vous posez sur le tissu nettoyant.

ATTENTION : ne pas mettre ses doigts sur le papier nettoyant. Pensez à fermer le couvercle du support après avoir renouvelé le papier.

↪ Branchez ensuite ces fibres optiques aux optiques du montage . Ne débranchez plus ces fibres.

2.2 Caractéristique de la diode-laser et de la photodiode

Les mesures et le pilotage du laser se font depuis le script `Interface.py` sur le bureau². Une notice expliquant son fonctionnement est présente dans la salle.

↪ Tracez la caractéristique courant-puissance du LASER en utilisant l'interface pour la mesure du courant et le puissance-mètre à entrée fibrée pour la mesure de la puissance optique. Branchez ensuite le LASER sur la photodiode. L'interface permet de tracer la puissance du LASER en unités arbitraires en fonction du courant en cliquant sur `Plot caractéristique`. Relevez ce graphique et déterminez la puissance du LASER correspondant au seuil de saturation de la photodiode.

2.3 Caractérisation des coupleurs

Un coupleur est un dispositif fibré reliant une ou plusieurs entrées à une ou plusieurs sorties. On s'en sert ici pour mélanger deux signaux ou séparer un signal en deux. Ce mélange ou cette séparation peuvent se faire pour des répartitions de puissances différentes, par exemple 50/50, 90/10.

↪ Mesurez la répartition de puissance en sortie des coupleurs 50/50 et 90/10. Mesurez aussi les pertes introduites par chaque coupleur. Pensez à bien refermer les sorties du bloc fibré après utilisation afin d'éviter qu'elles se salissent et qu'un faisceau LASER sorte sans contrôle.

Q2 Donnez l'origine des pertes en puissance des coupleurs.

2.4 Principe de mesures cohérentes

Afin d'obtenir un signal optimal, il faut que le bruit limitant soit le bruit de photon, c'est-à-dire que la photodiode doit recevoir une puissance juste en dessous de la puissance de saturation de la photodiode.

Q3 A l'aide du paragraphe 1.1 et des caractéristiques des coupleurs, choisissez les coupleurs à utiliser ainsi que leur ordre d'utilisation. Justifiez votre choix. Calculez la puissance LASER nécessaire pour se placer en dessous du seuil de saturation tout en envoyant un maximum de signal sur la cible. On considèrera que le signal rétrodiffusé par la cible a une puissance négligeable.

2. Les modules `Oscillo` et `Spectrum` permettent tous les deux le pilotage du LASER. Pour les mesures de courant on utilisera plutôt le module `Oscillo`. Pour les mesures de vitesse on utilisera plutôt le module `Spectrum`.

Q4 Complétez le schéma de la figure 5.5 résumant vos mesures précédentes.

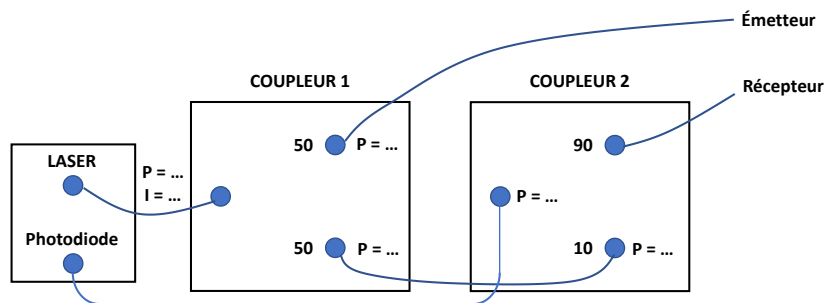


FIGURE 5.5 – Bilan en puissance (à compléter)

Q5 Réalisez le montage ci-dessus et vérifiez expérimentalement que vous vous trouvez bien au seuil de saturation de la photodiode.

3 Mesures de vitesse sur cible dure

Dans cette partie vous mesurerez la vitesse de la cible dure (figure 5.6).

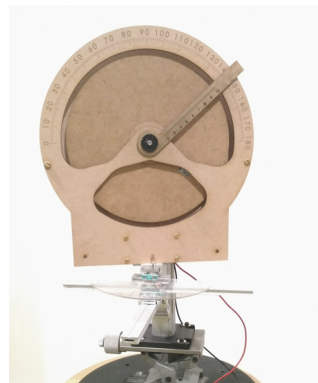


FIGURE 5.6 – Cible dure utilisée

Les LIDARs sur cible dure fournissent une information localisée dans l'espace (une information ponctuelle) et caractérisent un sol, un véhicule, une surface, etc. Des LASERs de relativement faible puissance peuvent être employés lorsque le coefficient de réflexion de la cible est important. Les paramètres mesurés de la cible peuvent être :

- sa distance
- sa vitesse
- son spectre de vibration
- sa composition chimique de surface

3.1 Réalisation du montage bi-statique

Réglage des optiques

↪ Vous allez réaliser un montage bistatique croisé, décrit sur la figure 5.2. Pour l'alignement du montage, branchez la diode laser en entrée du coupleur 50/50 et reliez les fibres des optiques récepteur et émetteur aux sorties du coupleur. Placez la roue à 60 cm environ des optiques. Superposez les points de focalisation des deux faisceaux LASER sur l'axe vertical de la roue, à peu près à même distance du centre de la roue que le scotch réfléchissant.

Vous ne toucherez plus aux réglages des optiques. Dans la suite vous déplacerez la cible dure afin de positionner le point de focalisation sur la cible.

Montage du LIDAR

↪ Réalisez le montage comme indiqué sur la figure 5.5.

↪ Lancez le LASER depuis l'interface et réglez le courant pour être sous le seuil de saturation de la photodiode.

3.2 Mesure de vitesse

↪ Introduisez un angle entre 0° et 90° à la base de la cible dure. Notez la distance au centre et l'angle sur la roue. Mettez en marche la cible dure avec une alimentation maximale.

↪ **Mesure avec le tachimètre** : Utilisez un tachimètre pour mesurer la vitesse de la roue. Visez le scotch réfléchissant fixé sur la surface de la roue.

Q6 Quel est le principe de mesure d'un tachimètre ?

↪ **Mesure avec le logiciel** : Prenez une mesure de référence avec la roue à l'arrêt et le laser allumé. Remettez ensuite la roue en rotation à vitesse maximale et effectuez une mesure de la vitesse avec l'interface. Pensez bien à soustraire la référence avant de faire la mesure.

Q7 Comparez votre mesure, celle réalisée à l'aide du tachimètre, et la valeur calculée par le logiciel. Commentez. En général, comment remonte-t-on au vecteur vitesse d'une cible ?

↪ Mesurez les vitesses de part et d'autre du plan équatorial de la roue. On pourra s'aider de la translation verticale du support de la roue.

Q8 Qu'observez-vous sur le spectre ? Interprétez vos observations. Peut-on déterminer le signe de la vitesse ?

3.3 Profil de vitesse de la cible dure en fonction de l'angle

↪ Mesurez la vitesse en fonction de l'angle ϕ (mesurée à la base de la roue) sur un intervalle de 90 degrés par pas de 10 degrés autour de la graduation 90 degrés. Pensez à prendre quelques points supplémentaires autour de cette graduation. Si vous perdez le signal, déplacez la roue le long de l'axe optique pour vous replacer au point de focalisation des deux faisceaux.

Q9 Tracez le profil de vitesse de la cible dure en fonction de l'angle. Commentez l'allure de la courbe. Quelle est la vitesse de la roue à incidence normale ? Interprétez.

3.4 Mesure avec le Modulateur Acousto-Optique

Un Modulateur Acousto-Optique ou MAO permet d'introduire un offset de 40 MHz.

↪ Branchez le MAO dans le montage selon le schéma de la figure 5.7

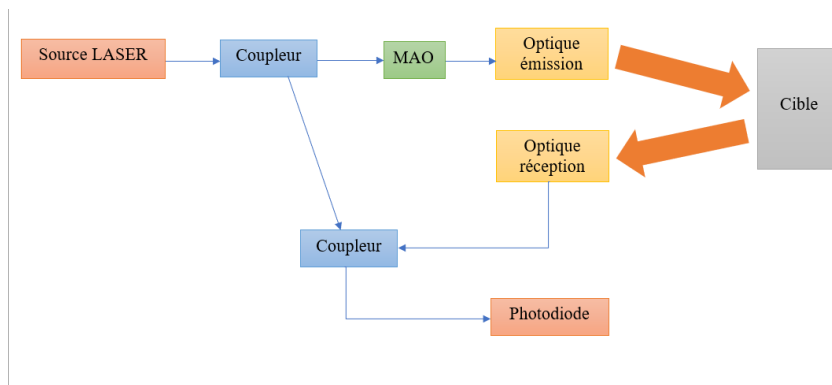


FIGURE 5.7 – Schéma de principe du montage avec le modulateur acousto-Optique

↪ Observez à nouveau la vitesse de part et d'autre du plan équatorial de la roue.

Q10 Qu'observez-vous sur le spectre du signal ? Quel est l'intérêt d'un modulateur acousto-optique ?

3.5 Analyse de la réponse indicielle de la roue

Il est possible de remonter à plusieurs caractéristiques mécaniques de la roue grâce à sa réponse indicielle. Pour cela, nous utilisons une modélisation simple de la roue. Nous supposons que :

- La roue est un cylindre de révolution parfait et homogène et que l'axe du moteur coïncide avec celui de la roue.
- Le couple moteur est constant au cours du temps.
- On peut modéliser tous les autres effets par une force de frottement fluide de paramètre α que l'on va mesurer.

L'équation régissant la rotation de la roue s'écrit alors :

$$J\dot{\omega} = C_{mot} - \alpha\omega$$

où J est le moment d'inertie autour de l'axe de rotation de la roue, C_{mot} est le couple fourni par le moteur supposé constant, et ω est la vitesse de rotation de la roue.

On rappelle que pour un cylindre uniforme on a sur l'axe de révolution :

$$J = \int_0^R 2r^3 \rho h dr$$

où $h = 3 \text{ mm}$ est l'épaisseur de la roue, $R = 100 \text{ mm}$ le rayon de la roue, $\rho = 750 \text{ kg/m}^3$ la masse volumique du matériau.

↪ Utiliser l'interface en appuyant sur le bouton `Acquisition` afin de tracer l'évolution temporelle de la vitesse de la roue.

Q11 Commentez l'allure de la courbe obtenue. Est-elle compatible avec le modèle proposé ?

Q12 Évaluez le coefficient de frottement α dans le régime des petites vitesses en utilisant les coefficients calculés par le script (cf : Notice section 8).

4 Étude du bruit

4.1 Signaux parasites

↪ Retourner au menu avec le bouton `accueil` puis rouvrez `spectrum` (pour supprimer la référence : voir notice section 8).

↪ Faites une mesure de vitesse de la cible dure sans prendre de référence.

Q13 Comparez la vitesse mesurée par le logiciel et celle mesurée à l'aide du curseur. Pourquoi prend-on une référence ?

Q14 Quel type de bruit supprime-t-on lorsque l'on prend la référence ? Quelles en sont les sources ?

4.2 Bruit de photon

Q15 Pourquoi s'est-on placé légèrement sous le seuil de saturation de la photodiode ?

5 Étude de la tornade

Vous allez maintenant étudier le cas du LIDAR atmosphérique qui sert à mesurer la vitesse d'aérosols. Pour ce faire, vous mesurerez la vitesse d'une tornade artificielle.

5.1 LIDARs atmosphériques

Le faisceau LASER est diffusé continûment par les particules et molécules de gaz dans l'atmosphère (aérosols). Cette rétrodiffusion survient tout au long de la propagation du faisceau LASER. Les paramètres mesurés de l'atmosphère peuvent être :

- la vitesse de la masse d'air
- la température de l'air
- la densité de l'air
- la concentration de gaz atmosphériques
- la charge et la nature des aérosols et poussières atmosphériques

Parmi les LIDARs atmosphériques, on distingue les LIDARs atmosphériques *profileurs* (réalisés avec des LASERs impulsionsnels), qui fournissent le profil d'un paramètre physique le long de la ligne de visée, et les LIDARs atmosphériques *localisés* (réalisés avec des LASERs continus), qui détecte le signal issu d'une zone de l'espace précise et limitée (cas étudié ici).

5.2 Étude expérimentale

↪ Réglez à nouveau les optiques de façon à mesurer la vitesse à l'intérieur de la tornade.

↪ Réalisez le montage suivant :

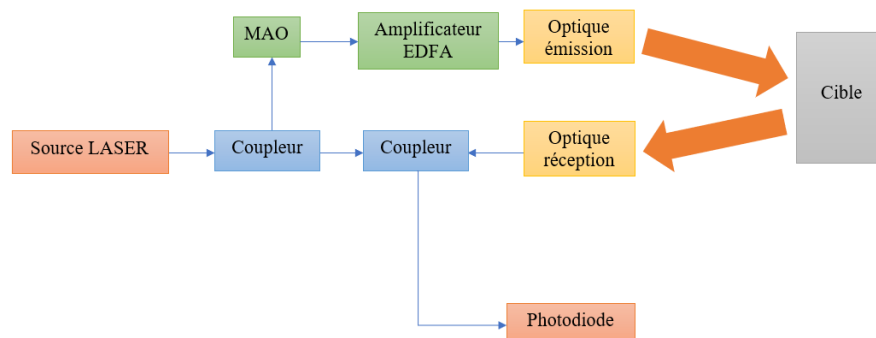


FIGURE 5.8 – Schéma de principe du montage pour la mesure d'aérosols

Q16 Pourquoi utilise-t-on un amplificateur ?

ATTENTION : ne pas allumer l'amplificateur optique tant qu'il ne reçoit aucune puissance en entrée. Mettre les lunettes de protection LASER.

↪ Faites une acquisition de la vitesse de la tornade au cours du temps.

Q17 Estimez la plage sur laquelle la vitesse varie.

↪ Déplacer la tornade pour observer la répartition des vitesses.

Q18 Commentez.